

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Запатентованный санитарный зажим Tri-Clamp®. Защелкивается одной рукой, не требует инструментов
- Подходит для деталей, имеющих самую разнообразную форму
- Указатель положения храповика способствует валидации места соединения
- Может оснащаться уникальным устройством обнаружения попыток несанкционированного вскрытия Q-Clamp™
- Легкая конструкция со сглаженными кромками максимально способствует комфорту оператора, исключая возможность повреждения мешков или перчаток



СООТВЕТСТВИЕ

Производственное оборудование:

- Компоненты произведены и упакованы в чистых помещениях класса 7 согласно ISO 14644
- Системы управления качеством на производственном оборудовании сертифицированы по ISO9001 и ISO14001


Продукт после стерилизации тестируется на соответствие различным действующим стандартам USP, EP и FDA. К ним относятся:

- USP <88> и ISO 10993 части 6, 10 и 11 в естественных условиях на биологическую активность
- USP <87> и ISO 10993 часть 5 на цитотоксичность в лабораторных условиях
- Изучение на экстрагируемость веществ проведено с использованием одного растворителя

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимальное рабочее давление	7 бар
Сырье	Армированный нейлон 66
Диапазон температур рабочей среды	От 2С до 40С
Диапазон температур окружающей среды	От -4С до 40С
Обработка в автоклавах	135С в течение 30 минут, возможность повторения - 3 цикла.
Гамма-облучение	Кумулятивное, максимум 50 кГр
Срок хранения на складе	3 года
Совместимость	Фланцы ISO, британского стандарта и ASME

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

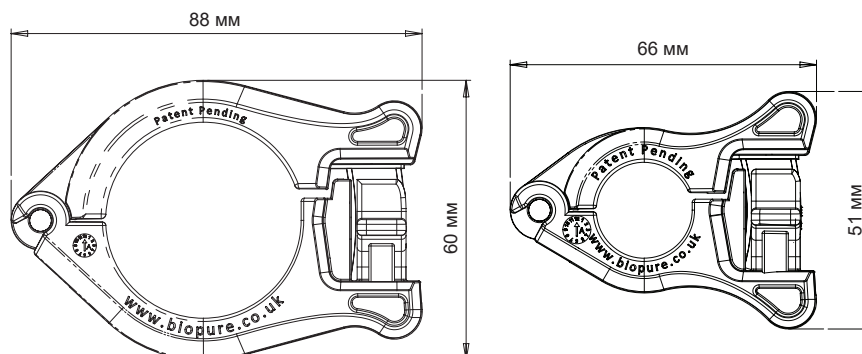

ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ

- Уникальная технология обнаружения попыток вскрытия
- Можно устанавливать до или после сборки зажима
- Универсальная конструкция, подходящая к зажимам различных размеров
- Установка и снятие без использования инструментов
- Отслеживаемость партии продукта
- Выпускаются зажимы восьми различных цветов - синего, серого, оранжевого, фиолетового, зеленого, красного, желтого и прозрачного



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Выполнив соединение при помощи зажима Q-Clamp, вы можете при необходимости установить крышку, по которой сможете определить попытку вскрытия.



2. Теперь ваше соединение защищено, и зажим Q-Clamp невозможно открыть, не сняв крышку - а если это сделать, станет понятно, что была попытка вскрытия.




3. Для того чтобы снять крышку, потяните за язычок в верхней части крышки.



4. Продолжайте тянуть за язычок вниз - это позволит освободить выступы.



5. Как только будут достигнуты концы выступов, вы сможете вынуть язычок и корпус крышки из зажима.

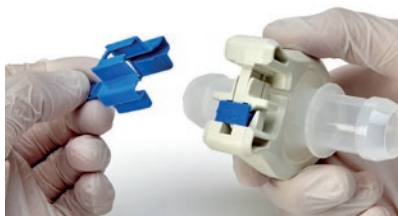

6. Теперь на зажиме остается небольшой фрагмент, по которому можно судить о попытке вскрытия. При необходимости его можно снять. Теперь зажим можно открыть.



Примечание: крышку можно установить как до, так и после закрытия зажима.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Коды для заказа зажима Q-Clamp	
Описание	Код детали
Q-CLAMP, 1/2" - 3/4", 10 шт. в упаковке	1032-0075-0010
Q-CLAMP, 1/2" - 3/4", 100 шт. в упаковке	1032-0075-0100
Q-CLAMP, 1" - 1 1/2", 10 шт. в упаковке	1032-0150-0010
Q-CLAMP, 1" - 1 1/2", 50 шт. в упаковке	1032-0150-0050
Крышка для защиты Q-CLAMP от вскрытия, прозрачная, 100 шт. в упаковке	1033-0001-0100
Крышка для защиты Q-CLAMP от вскрытия, синяя, 100 шт. в упаковке	1033-0002-0100
Крышка для защиты Q-CLAMP от вскрытия, серая, 100 шт. в упаковке	1033-0003-0100
Крышка для защиты Q-CLAMP от вскрытия, оранжевая, 100 шт. в упаковке	1033-0004-0100
Крышка для защиты Q-CLAMP от вскрытия, желтая, 100 шт. в упаковке	1033-0005-0100
Крышка для защиты Q-CLAMP от вскрытия, красная, 100 шт. в упаковке	1033-0006-0100
Крышка для защиты Q-CLAMP от вскрытия, зеленая, 100 шт. в упаковке	1033-0007-0100
Крышка для защиты Q-CLAMP от вскрытия, фиолетовая, 100 шт. в упаковке	1033-0008-0100

Информация, приведенная в данном документе, насколько нам известно, являлась верной, однако BioPure Technology Limited не может нести ответственность за любые ошибки, содержащиеся в данном руководстве, и оставляет за собой право изменять спецификации без предупреждения. Tri-Clamp является зарегистрированным торговым знаком Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp используется по лицензии.



wmftg.ru
info@wmftg.ru
+7(495)640-35-80