

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Patenterad, enhands verktygsfri hygienisk Tri-Clamp®
- Kompatibel med ett stort antal geometrier
- Identifiering av spärrpositionen kan underlätta kopplingsvalidering
- Kan förses med den unika Q-Clamp™-tekniken för sabotageidentifiering
- Tunn, lätt design som maximerar användarvänligheten och eliminerar eventuella skador på påsar och handskar



UPPFYLLANDE AV KRAV OCH BESTÄMMELSER

Produktionsanläggningar:

- Komponenter tillverkade och förpackade i renrum ISO 14644 klass 7
- Kvalitetsledningssystemen för produktionsanläggningarna är certifierade mot ISO 9001 och ISO 14001


Eftersteriliserad produkt provad enligt ett antal aktuella USP-, EP- och FDA-standarder. Dessa omfattar:

- USP <88> och ISO 10993 del 6, 10 och 11 *In vivo* för biologisk reaktivitet
- USP <87> och ISO 10993 del 5 för *In vitro* cytotoxicitet
- Extraktionsstudier har utförts med ett lösningsmedel

TEKNISKA DATA

Max. arbetstryck	7 bar (101 psi)
Råmaterial	Armerad nylon 66
Vätskans temperaturområde	2 °C till 40 °C
Omgivningstemperaturområde	-4 °C till 40 °C
Autoklav	135 °C i 30 minuter, repeterbar 3 cykler
Gammabestrålning	Max 50 kGy kumulativt
Lagringstid	3 år
Kompatibilitet	ISO, brittiska och ASME-flänsar

MÅTT

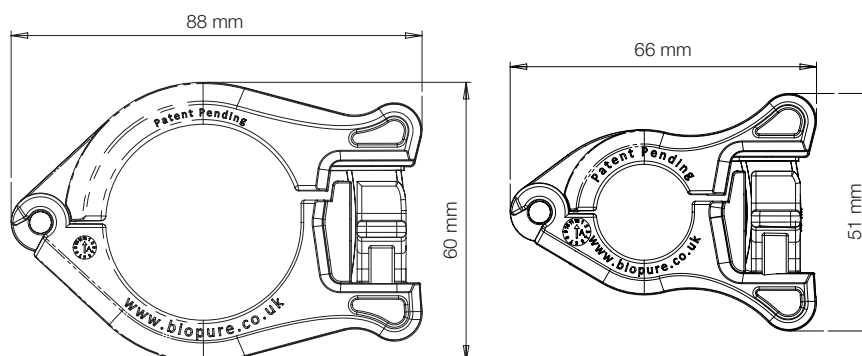

SÄKERHET

- Unik teknik för sabotageidentifiering
- Kan sättas fast före eller efter det att klämman monterats
- Universell användning med flera klämstorlekar
- Fastsättning och borttagning utan verktyg
- Batchspårbarhet
- Finns i åtta färger: blå, grå, orange, violett, grön, röd, gul och transparent



MONTERINGSINSTRUKTION

1. När en anslutning med Q-Clamp har gjorts kan du montera ett sabotagefunktionslås om det behövs.



2. Nu är din anslutning säker, och Q-Clamp kan inte öppnas utan att sabotagefunktionslåset tas bort.



3. För att ta bort låset börjar du med att lossa dragfliken på ovensidan av låset.



4. Fortsätt att dra i fliken nedåt, det frigör spetsarna.



5. När du har kommit till änden på spetsarna kan fliken och låshuset dras av från klämman.



6. En liten sabotagefunktionsdel blir kvar i klämman (borttagbar om det behövs) och klämman kan nu öppnas.



Obs! Låset kan monteras både före och efter det att klämman har stängts.

BESTÄLLNINGSPÅRSPÅR

Q-Clamp produktkoder			
Beskrivning	Artikelnummer	Beskrivning	Artikelnummer
Q-CLAMP, 1/2" - 3/4", 10 ST./FÖRP.	1032-0075-0010	Q-CLAMP SABOTAGEFUNKTIONSLÅS, GRÅTT, 100 ST./FÖRP.	1033-0003-0100
Q-CLAMP, 1/2" - 3/4", 100 ST./FÖRP.	1032-0075-0100	Q-CLAMP SABOTAGEFUNKTIONSLÅS, ORANGE, 100 ST./FÖRP.	1033-0004-0100
Q-CLAMP, 1" - 1 1/2", 10 ST./FÖRP.	1032-0150-0010	Q-CLAMP SABOTAGEFUNKTIONSLÅS, GULT, 100 ST./FÖRP.	1033-0005-0100
Q-CLAMP, 1" - 1 1/2", 50 ST./FÖRP.	1032-0150-0050	Q-CLAMP SABOTAGEFUNKTIONSLÅS, RÖTT 100 ST./FÖRP.	1033-0006-0100
Q-CLAMP SABOTAGEFUNKTIONSLÅS, TRANSPARENT, 100 ST./FÖRP.	1033-0001-0100	Q-CLAMP SABOTAGEFUNKTIONSLÅS, GRÖNT, 100 ST./FÖRP.	1033-0007-0100
Q-CLAMP SABOTAGEFUNKTIONSLÅS, BLÅTT, 100 ST./FÖRP.	1033-0002-0100	Q-CLAMP SABOTAGEFUNKTIONSLÅS, VIOLETT, 100 ST./FÖRP.	1033-0008-0100

Informationen i det här dokumentet anses vara korrekt, men BioPure Technology Limited tar inte på sig något ansvar för eventuella fel och förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan att detta meddelas i förväg. Tri-Clamp är ett registrerat varumärke som tillhör Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp används under licens.



wmftg.com
info@wmftg.com
+44 (0) 2392 499000