

特性和优点

- 专利授权的单手免工具卫生级 Tri-Clamp®
- 兼容各种几何尺寸
- 棘齿位置标识有助于连接验证
- 可配备独特的 Q-Clamp™ 防拆标识技术
- 光滑、轻便的设计尽可能提高了操作舒适性 — 避免对袋子或手套造成任何可能的损坏



合规性

生产设备：

- 组件均在 ISO 14644 的 7 级洁净室内制造和包装
- 生产设备的质量管理体系通过了 ISO9001 和 ISO14001 认证


灭菌后的产品依照各项最新的 USP、EP 和 FDA 标准进行测试。其中包括：

- USP <88> 和 ISO 10993 第 6、10 和 11 章体内生物反应性试验
- USP <87> 和 ISO 10993 第 5 章体外细胞毒性试验
- 采用单溶剂方法开展了萃取物研究

技术参数

最大工作压力	7 bar (101 psi)
原材料	增强型尼龙 66
流体温度范围	2°C 到 40°C (35°F 到 104°F)
环境温度范围	-4°C 到 40°C (25°F 到 104°F)
高压灭菌	135°C (275°F) 灭菌 30 分钟, 可重复 3 次灭菌。
伽玛辐照	最高 50 kGy (累积)
保存期限	3 年
兼容性	ISO, 英制和 ASME 法兰

尺寸

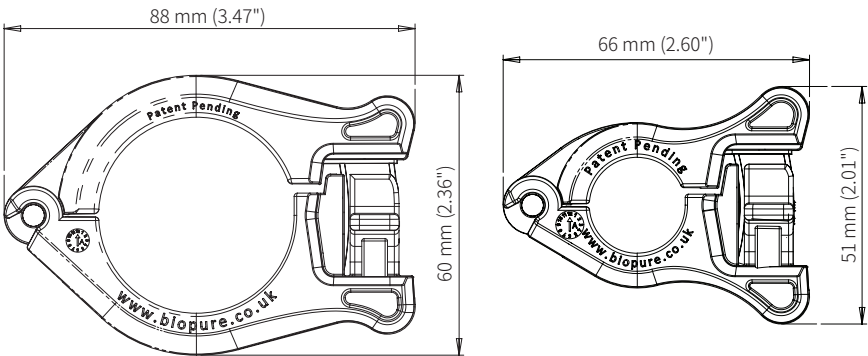

安全性

- 独特的防拆标识技术
- 可在装配卡箍前后安装
- 多种卡箍尺寸通用
- 免工具安装和拆卸
- 批次可跟踪
- 提供蓝色、灰色、橙色、紫色、绿色、红色、黄色和透明八种颜色



操作说明

1. 在使用 Q-Clamp 完成连接后,您可以根据需要安装防拆盖。



2. 您的连接系统现已安全,除非您移除防拆盖,否则 Q-Clamp 不能打开。




3. 要取下防拆盖,首先要解开盖子顶部的拉片。



4. 继续向下拉动拉片,这样才能分开。



5. 当拉片拉到末端时,拉片和盖身就能从卡箍上拨下。

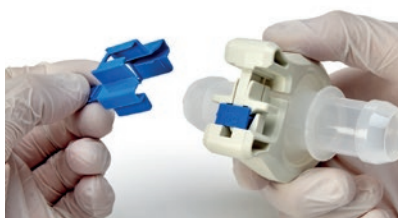

6. 一段较小的防拆部件将保留在卡箍上(若有必要也可取下),然后就能打开卡箍。



注:卡箍闭合之前和之后均可安装盖子。

订购信息

Q-Clamp 产品代码	
描述	部件号
Q-CLAMP, 1/2" - 3/4", 10 件/包	1032-0075-0010
Q-CLAMP, 1/2" - 3/4", 100 件/包	1032-0075-0100
Q-CLAMP, 1" - 1 1/2", 10 件/包	1032-0150-0010
Q-CLAMP, 1" - 1 1/2", 50 件/包	1032-0150-0050
Q-CLAMP 防拆盖, 透明, 100 件/包	1033-0001-0100
Q-CLAMP 防拆盖, 蓝色, 100 件/包	1033-0002-0100
Q-CLAMP 防拆盖, 灰色, 100 件/包	1033-0003-0100
Q-CLAMP 防拆盖, 橙色, 100 件/包	1033-0004-0100
Q-CLAMP 防拆盖, 黄色, 100 件/包	1033-0005-0100
Q-CLAMP 防拆盖, 红色, 100 件/包	1033-0006-0100
Q-CLAMP 防拆盖, 绿色, 100 件/包	1033-0007-0100
Q-CLAMP 防拆盖, 紫色, 100 件/包	1033-0008-0100

我们相信本文件中所含信息是正确的,但 BioPure Technology Limited 对其中的任何错误不承担责任,并保留修改相关技术规格的权利,恕不另行通知。Tri-Clamp 是 Alfa Laval Corporate AB 的注册商标。Q-Clamp 经许可后使用。



wmftg.com
info@wmftg.com
+44 (0) 2392 499000