

# Manual de Operação 530 S/SN

## Índice

<b>1 Declaração de conformidade</b>	<b>4</b>
<b>2 Declaração de incorporação</b>	<b>5</b>
<b>3 Ao desembalar sua bomba</b>	<b>6</b>
3.1 Como desembalar sua bomba	6
3.2 Descarte da embalagem	6
3.3 Inspeção	6
3.4 Componentes fornecidos	6
3.5 Armazenamento	6
<b>4 Informações para devolução de bombas</b>	<b>7</b>
<b>5 Bombas peristálticas - visão geral</b>	<b>8</b>
<b>6 Garantia</b>	<b>9</b>
<b>7 Avisos de segurança</b>	<b>11</b>
<b>8 Especificações da bomba</b>	<b>15</b>
8.1 Especificação nominal	15
8.2 Pesos	15
8.3 Opções de cabeçote	16
<b>9 Práticas recomendadas para instalação da bomba</b>	<b>17</b>
9.1 Recomendações gerais	17
9.2 O que fazer e o que evitar	18
<b>10 Operação da bomba</b>	<b>20</b>
10.1 Layout de teclado e identificação das teclas	20
10.2 Partida e parada	21
10.3 Usando as teclas para cima e para baixo	21
10.4 Velocidade máxima	21
10.5 Altera o sentido de rotação	21
<b>11 Conexão à fonte de alimentação</b>	<b>22</b>
11.1 Codificação de cor do condutor	23
11.2 Fiação do módulo NEMA para os Estados Unidos	23

---

11.3 Blindagem do terra de cabos de controle no módulo NEMA .....	23
<b>12 Lista para inicialização .....</b>	<b>24</b>
<b>13 Ligar a bomba pela primeira vez .....</b>	<b>25</b>
13.1 Seleção do idioma exibido .....	25
13.2 Padrões iniciais .....	27
<b>14 Ligação da bomba em ciclos de alimentação de energia subsequentes .....</b>	<b>29</b>
<b>15 Menu MODE (Modo) .....</b>	<b>30</b>
<b>16 Manual .....</b>	<b>31</b>
16.1 INICIAR .....	31
16.2 PARAR .....	32
16.3 AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA VAZÃO .....	33
16.4 MAX FUNCTION (Função Max, modo manual somente) .....	34
<b>17 Calibração de vazão .....</b>	<b>35</b>
17.1 Configuração da calibração de vazão .....	35
<b>18 Modo MemoDose .....</b>	<b>38</b>
18.1 Para configurar o MemoDose .....	38
18.2 Defina a vazão .....	39
18.3 Retomar dosagens interrompidas .....	40
18.4 Dose principal .....	41
18.5 Dosagem manual .....	44
<b>19 Menu principal .....</b>	<b>46</b>
19.1 Configurações de segurança .....	46
19.2 Definições gerais .....	58
19.3 Configurações de controle .....	69
19.4 Ajuda .....	71
<b>20 Diagnóstico e solução de problemas .....</b>	<b>72</b>
20.1 Códigos de erro .....	72
20.2 Suporte técnico .....	73
<b>21 Manutenção do acionamento .....</b>	<b>74</b>
<b>22 Peças de reposição do drive .....</b>	<b>75</b>
<b>23 Substituição do cabeçote .....</b>	<b>76</b>
23.1 Substituição do cabeçote .....	76
<b>24 Troca de mangueira .....</b>	<b>77</b>
24.1 Mangueira contínua .....	77

---

24.2 Elementos de tubo .....	78
<b>25 Como pedir .....</b>	<b>80</b>
25.1 Números de peça da bomba .....	80
25.2 Códigos de mangueiras e elementos .....	81
25.3 Peças de reposição para o cabeçote .....	85
25.4 Acessórios para bombeamento .....	87
<b>26 Dados de desempenho .....</b>	<b>89</b>
26.1 Curvas de desempenho .....	89
<b>27 Marcas registradas .....</b>	<b>94</b>
<b>28 Isenção de responsabilidade .....</b>	<b>95</b>
<b>29 Histórico de publicação .....</b>	<b>96</b>

# 1 Declaração de conformidade



Watson-Marlow Limited  
Falmouth  
Cornwall  
TR11 4RU  
England



## EC Declaration of Conformity

1. 530 Cased pumps (Models: S, SN, U, UN, Du, DuN, Bp, BpN)  
630 Cased pumps (Models: S, SN, U, UN, Du, DuN, Bp, BpN)  
730 Cased pumps (Models: SN, UN, DuN, BpN)
2. Manufacturer:  
Watson Marlow Ltd  
Bickland Water Road  
Falmouth  
TR11 4RU  
UK
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer
4. All models and versions of the 530, 630 and 730 series of cased peristaltic pump with all approved pump heads, tubing and accessories.
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:  
Machinery Directive 2006/42/EC  
EMC Directive 2014/30/EC  
ROHS Directive 2011/65/EU
6. Harmonised standards used:  
BS EN61010-1:2010 third edition Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use Part 1: General requirements  
EN61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements Part 1: General requirements  
BS EN 60529:1992+A2:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
7. Intertek Testing and Certification Ltd, No: 3272281, performed compliance testing to BS EN 61010-1:2010, IEC 61010-1:2010, UL 61010-1:2010 and CAN/CSA C22.2 Bo 6101010-1:2010 and issued certification of compliance to these standards.

Signed for and behalf of:  
Watson Marlow Ltd  
Falmouth, 6<sup>th</sup> January 2016

Simon Nicholson, Managing Director, Watson-Marlow Limited

## 2 Declaração de incorporação



Watson-Marlow Ltd  
Falmouth  
Cornwall  
TR11 4RU  
England

### Declaration of Incorporation

In accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC that if this unit is to be installed into a machine or is to be assembled with other machines for installations, it shall not be put into service until the relevant machinery has been declared in conformity.

We hereby declare that:

Peristaltic Pump

Series: 530, 630 and 730 cased pumps

the following harmonised standards have been applied and fulfilled for health and safety requirements:

Safety of Machinery – EN ISO 12100

Safety of Machinery – Electrical Equipment of Machines BS EN 60204-1

Quality Management System – ISO 9001

and the technical documentation is compiled in accordance with Annex VII(B) of the Directive.

We undertake to transmit, in response to a reasoned request by the appropriate national authorities, relevant information on the partly completed machinery identified above. The method of transmission shall be by mail or email.

The pump head is incomplete and must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Directive.

Person authorised to compile the technical documents:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Green'.

Andrew Green, Design & Engineering Director, Watson-Marlow Ltd.

Place and date of declaration: Watson-Marlow Ltd, 31.07.2015

Responsible person:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Nicholson'.

Simon Nicholson, Managing Director, Watson-Marlow Ltd

## 3 Ao desembalar sua bomba

### 3.1 Como desembalar sua bomba

Desembale as peças cuidadosamente e guarde a embalagem até ter certeza de que todos os componentes estão presentes e em bom estado. Confira com a lista de componentes fornecida abaixo.

### 3.2 Descarte da embalagem

Descarte a embalagem com segurança e conforme as regulamentações em sua área. O papelão externo é papelão corrugado e pode ser reciclado.

### 3.3 Inspeção

Confirme que todos os componentes estejam presentes. Inspecione os componentes para verificar se foram danificados em trânsito. Se faltar um item ou ele estiver danificado, contate imediatamente seu distribuidor.

### 3.4 Componentes fornecidos

#### Componentes 530

- Unidade de acionamento da bomba 530, dotada de cabeçote 520R2 ou outro cabeçote se especificado como bomba
- Cabo de força atribuído (instalado na unidade de acionamento de bomba)
- Um módulo 530N com entrada de bomba para IP66, NEMA 4X, se 530SN, 530UN, 530DuN ou 530BpN.

**Nota:** O módulo é preso para transporte, mas deve ser removido para passar o cabeamento, seleção de voltagem e inspeção de fusíveis e depois preso novamente antes de operar a bomba.

- Publicação com informações de segurança do produto, incluindo manual de início rápido

### 3.5 Armazenamento

O produto apresenta uma vida útil longa. Contudo, após o armazenamento não se esqueça de verificar se todas as partes funcionam corretamente. Siga as recomendações de armazenamento e prazos de uso da mangueira a ser empregada após o armazenamento.

## **4      Informações para devolução de bombas**

Em conformidade com a Health and Safety at Work Act e os Regulamentos de controle de substâncias perigosas à saúde, você é obrigado a declarar as substâncias que entraram em contato com o(s) produto(s) que você devolve à Watson-Marlow ou a suas subsidiárias ou distribuidores. A não declaração causará atrasos. Envie-nos esta informação por e-mail e receber uma RGA (autorização para devolução de mercadoria) antes de despachar o(s) produto(s). Anexe uma cópia do formulário RGA ao lado externo da embalagem que contém o(s) produto(s).

Preencha um certificado de descontaminação para cada produto e ponha na parte externa da embalagem do produto. Uma cópia do certificado de descontaminação apropriado pode ser baixada do site da Watson-Marlow , em [www.wmftg.com/decon](http://www.wmftg.com/decon)

Você é responsável pela limpeza e descontaminação dos produtos antes de sua devolução.

## 5 Bombas peristálticas - visão geral

Bombas peristálticas são as bombas simples, sem válvulas, selos ou sobrepostas que possam entupir ou corroer. O fluido entra em contato apenas com o diâmetro da mangueira, eliminando o risco da bomba contaminar o fluido ou vice-versa. As bombas peristálticas funcionam a seco sem qualquer risco.

### Como funcionam

Uma mangueira compressível encaixa-se entre um rolete e uma pista num arco de círculo, criando um selo no ponto de contato. À medida que o rolete avança na mangueira, o selo avança também. Depois de o rolete passar, a mangueira retorna à forma original, criando um vácuo parcial que é preenchido com fluido retirado da porta de entrada.

Antes do rolete chegar ao final da pista de tração, um segundo rolete comprime a mangueira no início da pista, isolando um pacote de fluido entre os pontos de compressão. Conforme o primeiro rolete deixa a pista de tração, o segundo continua a avançar, expelindo o pacote de fluido através da porta de descarga da bomba. Ao mesmo tempo, é criado um novo vácuo parcial atrás do segundo rolete, no qual mais fluido é retirado da porta de entrada.

Não ocorrem refluxo nem sifonagem e a bomba sela efetivamente a mangueira quando está inativa. Não são necessárias válvulas.

Para demonstrar o princípio, aperte uma mangueira mole entre o polegar e o indicador, escorregando-a pelos dedos: o fluido é expelido de uma extremidade da mangueira enquanto mais fluido é retirado da outra.

O aparelho digestivo dos animais funciona de maneira semelhante.

### Usos adequados

As bombas peristálticas são ideais para a maioria dos fluidos, inclusive fluidos viscosos, sensíveis ao cisalhamento, corrosivos e abrasivos e os que contêm sólidos em suspensão. São úteis especialmente para operações de bombeamento onde a higiene é fator importante.

As bombas peristálticas operam conforme o princípio do deslocamento positivo. São particularmente adequadas para aplicações de medição, dosagem e distribuição. As bombas são de fácil instalação e operação e têm baixo custo de manutenção.



## 6 Garantia

A Watson-Marlow Ltd ("Watson-Marlow") garante que este produto está isento de defeitos de material e mão de obra por cinco anos a partir da data de sua remessa, em condições normais de uso e manutenção.

A responsabilidade exclusiva da Watson-Marlow, que constitui a solução exclusiva para o cliente em caso de reclamação resultante da compra de qualquer produto da Watson-Marlow, abrangerá, a critério da Watson-Marlow: reparo, substituição ou crédito, o que for pertinente.

A menos que de outra forma acordado por escrito, a garantia aqui disposta está limitada ao país em que o produto for vendido.

Nenhum funcionário, agente ou representante da Watson-Marlow está autorizado a assumir compromissos em nome da Watson-Marlow no que tange a qualquer garantia que não seja aquela aqui disposta, a menos que por escrito e assinada por um diretor da Watson-Marlow. A Watson-Marlow não oferece garantia de adequação de seus produtos a uma finalidade em particular.

Em nenhuma hipótese:

- i. Em nenhuma hipótese o custo da solução exclusiva para o cliente excederá o preço de compra do produto;
- ii. E, nenhuma hipótese a Watson-Marlow se responsabilizará por qualquer prejuízo especial, indireto, incidental, consequente, ou exemplar de qualquer natureza, mesmo que a Watson-Marlow tenha sido avisada da possibilidade desses prejuízos.

A Watson-Marlow não será responsável por perda, dano ou despesa, direta ou indiretamente relacionada ao uso de seus produtos ou deste originadas, inclusive danos ou lesões corporais causadas por outros produtos, maquinário, instalações ou imóveis. Watson-Marlow não será responsável por danos consequentes inclusive, e até, perda de lucros, perda de tempo, inconveniência, perda de produto bombeado e perda de produção.

Esta garantia não obriga a Watson-Marlow a arcar com quaisquer custos de remoção, instalação, transporte ou outros encargos que possam surgir com relação à garantia.

A Watson-Marlow não se responsabiliza por danos durante o transporte de itens devolvidos.

### Condições

- Os produtos devem ser devolvidos mediante arranjo prévio à Watson-Marlow ou centro de serviços aprovado pela Watson-Marlow.
- Todos os reparos e modificações devem ser feitos pela Watson-Marlow Ltd ou centro de serviços aprovado pela Watson-Marlow, ou com permissão expressa por escrito da Watson-Marlow, assinada por um gerente ou diretor da Watson-Marlow.
- Qualquer conexão de controle remoto ou de sistema deverá ser feita conforme as recomendações da Watson-Marlow.
- Todos os sistemas PROFIBUS devem ser instalados e certificados por um técnico aprovado para instalações PROFIBUS.

## **Exceções**

- Itens de consumo, incluindo mangueiras e elementos de bomba, estão excluídos.
- Roletes de cabegote estão excluídos.
- Reparos ou serviços relacionados ao uso e desgaste normal do equipamento ou falta de manutenção cabível e apropriada estão excluídos.
- São excluídos os produtos que, no entender da Watson-Marlow, foram usados ao extremo, mal usados ou sujeitos dano intencional ou acidental ou negligência.
- Falhas causadas por picos de energia estão excluídos.
- Falhas causadas por conexão elétrica incorreta ou fora dos padrões do sistema estão excluídas.
- Danos por produtos químicos não estão incluídos.
- Acessórios, como detectores de vazamento, são excluídos.
- Falhas causadas por incidência direta de luz UV ou luz solar.
- Qualquer tentativa de desmontar um produto de Watson-Marlow invalidará a garantia do produto.

A Watson-Marlow se reserva o direito de alterar esses termos e condições a qualquer tempo.

## 7 Avisos de segurança

Estas informações de segurança devem ser usadas em conjunto com o restante deste manual de operação.

Por segurança, esta bomba e o cabeçote selecionado devem ser usados somente por pessoal competente e treinado adequadamente após terem lido e compreendido este manual e analisado qualquer situação de perigo. Se a bomba for usada da maneira não especificada pela Watson-Marlow Ltd, a proteção dada pela bomba pode ser prejudicada. Qualquer indivíduo responsável pela instalação ou manutenção deste equipamento deverá ser completamente competente para executar o trabalho. No Reino Unido, ele deve estar familiarizado com a Health and Safety at Work Act (Lei sobre Saúde e Segurança no Trabalho) de 1974.



**Este símbolo usado na bomba e neste manual significa: Cuidado, consulte os documentos que acompanham o equipamento.**



**Este símbolo usado na bomba e neste manual significa: Não toque nas partes móveis.**



**Este símbolo usado na bomba e neste manual significa: Cuidado, superfície quente.**



**Este símbolo usado na bomba e neste manual significa: Cuidado, risco de choque elétrico.**



**Este símbolo usado na bomba e neste manual significa: Use Equipamento de Proteção Individual (EPI).**



**Este símbolo, usado na bomba e no manual, significa: Recicle este produto conforme os termos da EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE) da UE.**



**Dentro das bombas 630 e 730, há fusíveis térmicos que se auto-religam; se eles disparam, o código de erro "Err17 Under Voltage" é exibido.**





O trabalho fundamental relativo a içamento, transporte, instalação, entrada em operação, manutenção e reparo deve ser desempenhado apenas por pessoal qualificado. O aparelho deve ser isolado da alimentação elétrica enquanto o trabalho estiver sendo realizado. O motor deve ser protegido contra partida accidental.



Algumas bombas pesam mais de 18 kg (o peso exato depende do modelo e do cabeçote – verifique na bomba). O içamento deve ser realizado em conformidade com as diretrizes de Saúde e Segurança. Para içamento, há entrâncias para os dedos nos lados da carcaça inferior e, além disso, a bomba pode ser içada de maneira conveniente pegando-se pelo cabeçote e (onde acoplado) o módulo "N" na parte posterior da bomba.



Há um fusível que pode ser substituído pelo usuário localizado na parte de trás da bomba. Em alguns países, plugues específicos da rede elétrica tem um fusível extra substituível. Os fusíveis podem ser substituídos por peças da mesma classificação.



Dentro da bomba não há partes ou fusíveis que possam ser reparados pelo usuário.

**Nota -** O cabo de alimentação de energia da rede elétrica é fornecido integrado à bomba e não pode ser substituído pelo cliente.



**\*As bombas IP66 são oferecidas com um plugue de rede. A passa-cabos no módulo NEMA da extremidade de bomba do cabo tem classificação IP66. A classificação do plugue de rede da extremidade oposta do cabo NÃO É IP66. É de responsabilidade do usuário garantir que a conexão à rede tenha classificação IP66.**

A bomba somente deve ser usada para os fins a que se destina.

A bomba deve ser acessível a qualquer momento para facilitar a operação e a manutenção. Os pontos de acesso não devem estar obstruídos ou bloqueados. Não anexe ao acionador dispositivos que não sejam os testados e aprovados pela Watson-Marlow. Se o fizer, pode causar lesões em indivíduos ou danificar bens para os quais não se aceita responsabilidade.

O plug de energia da bomba é o dispositivo de desligamento (para isolar o drive do motor da alimentação elétrica de emergência). Não posicione a bomba de modo que dificulte desconectar o plug de energia.



Se fluidos perigosos estiverem sendo bombeados, devem ser empregados procedimentos específicos para o fluido e aplicação, para proteger os indivíduos contra lesões.



Este produto não está em conformidade com a diretiva ATEX e não deve ser usado em atmosferas explosivas.



Verifique se os produtos químicos bombeados são compatíveis com o cabeçote, lubrificantes (quando houver), mangueiras, tubulações e conexões usadas na bomba. Consulte o guia de compatibilidade de produtos químicos, que pode ser encontrado em: [www.wmftg.com/chemical](http://www.wmftg.com/chemical). Se for preciso usar a bomba com qualquer outro produto químico, fale com a Watson-Marlow para confirmar a compatibilidade.



Se o recurso de reinício automático estiver ativado, ele pode fazer com que a bomba seja reiniciada assim que a energia for ligada.

O reinício automático somente afeta a operação do modo manual, do modo rede e do modo memodose.

Se o reinício automático estiver ativado, o símbolo "!" aparecerá na tela para avisar aos usuários que a bomba pode operar sem qualquer intervenção manual (a bomba volta a funcionar com as configurações anteriores).

Não use o reinício automático mais de 20 partidas de rede elétrica por hora. Recomendamos o uso do controle remoto quando for necessário um número alto de partidas.



Se a bomba está configurada para o modo rede ou modo analógico, ela responde a comandos remotos o tempo todo, inclusive imediatamente após a energia ser ligada. O símbolo "!" aparece na tela para avisar aos usuários que a bomba pode operar sem qualquer intervenção manual (por ex. um ponto de ajuste remoto pode dar partida na bomba, sem nenhuma tecla ser pressionada).



**Dentro do cabeçote há peças móveis. Antes de abrir a proteção não travada por ferramenta ou pista não travada por ferramenta, confirme ter seguido as instruções de segurança:**


- 1. Confirme que a bomba esteja isolada da alimentação elétrica.**
- 2. Confirme que não há pressão na mangueira.**
- 3. Se ocorrer falha na mangueira, verifique se o fluido no cabeçote pode drenar para um recipiente, contêiner ou ralo adequado.**
- 4. Não deixe de usar o EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequado.**



**A proteção do cabeçote oferece proteção ao operador principal contra as partes rotativas da bomba. Observe que a proteção muda conforme o tipo do cabeçote. Consulte a seção sobre o cabeçote desse manual.**

## 8 Especificações da bomba

### 8.1 Especificação nominal

Temperatura de operação	5 ° a 40 °C (41 °F a 104 °F)
Temperatura de armazenamento	530: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Umidade (sem condensação)	80% até 31°C, (88 °F) diminuindo linearmente para 50% a 40°C (104 °F)
Altitude máxima	2000m (6560 pés)
Consumo de energia	530: 135 VA
Tensão de alimentação	100-120V/200-240V 50/60Hz 1pH
Flutuação máxima de tensão	+/-10% de tensão nominal. É necessário que a rede elétrica seja bem regulada, com todas as conexões de cabos e em conformidade com as práticas recomendadas de imunidade a ruídos.
Corrente de carga total	530: <0,6A@ 230V; <1,25A @ 115V
Fusível	530: Cerâmica, 5 x 20 mm, 2,5 A, 250 VCA, Retardo de Tempo
Categoria da instalação (categoria de sobretensão)	II
Grau de poluição	2
IP	530: IP31 para BS EN 60529 se fornecida com módulo N então IP66 conforme BS EN 60529. Equivalente a NEMA 4X a NEMA 250 *(uso em ambiente interno - proteger contra exposição prolongada a UV)
dB nominal 	530: < 70dB (A) @ 1m
Razão de controle	530: 0,1-220 rpm (2.200:1)
Velocidade máxima	530: 220rpm

### 8.2 Pesos

530	Somente acionamentos		+ 520R, 520R2		+ 520REL, 520REM, 520REH		+ 505L	
IP31	9,7kg	21lb 6oz	10,6kg	23lb 5oz	10,5kg	23lb 3oz	12,2kg	26lb 14oz
IP66	10,6kg	23lb 5oz	11,5kg	25lb 5oz	11,4kg	25lb 2oz	13,1kg	28lb 13oz



Algumas bombas pesam mais de 18 kg (o peso exato depende do modelo e do cabeçote – verifique na bomba). O içamento deve ser realizado em conformidade com as diretrizes de Saúde e Segurança. Para içamento, há entrâncias para os dedos nos lados da carcaça inferior e, além disso, a bomba pode ser içada de maneira conveniente pegando-se pelo cabeçote e o módulo "N" (se acoplado) na parte posterior da bomba.

### 8.3 Opções de cabeçote

#### Bombas modelo 530

520R, 501RL, 313, 314, 505L, 505BA, 505CA, 314MC, 318MC:





## 9 Práticas recomendadas para instalação da bomba

### 9.1 Recomendações gerais

Recomendamos que a bomba seja assentada em superfície plana, horizontal e rígida, livre de vibração excessiva para garantir a lubrificação correta da caixa de engrenagem e a operação correta do cabeçote da bomba. Deixe espaço para circulação de ar ao redor da bomba para garantir a dissipação de calor. A temperatura ambiente ao redor da bomba não pode superar a temperatura máxima de operação recomendada.


A tecla STOP (desligar) nas bombas dotadas de teclado sempre parará a bomba. Contudo, recomenda-se instalar um dispositivo de parada de emergência local adequado na alimentação elétrica da bomba.

Não empilhe mais bombas do que o número máximo recomendado. Quando as bombas estiverem empilhadas, confirme que a temperatura ambiente ao redor da bomba não supere a temperatura máxima de operação.



A bomba pode ser configurada para que a direção da rotação do rotor siga o sentido horário ou o anti-horário, o que for conveniente.

Observe, porém, que para alguns cabeçotes a vida útil será mais longa se o rotor girar no sentido horário e que o desempenho com relação a pressão será maximizado se o rotor girar no sentido anti-horário. Para obter a pressão em alguns cabeçotes, a bomba deve girar para a esquerda

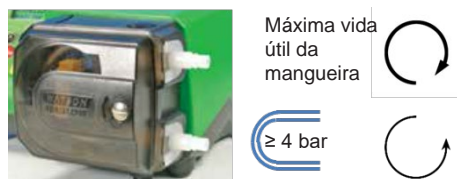

As bombas peristálticas são autoescorvantes e autosselantes em relação a refluxo. Não há necessidades de válvulas na tubulação de entrada ou descarga, exceto conforme especificado abaixo.



**Os usuários devem instalar uma válvula de retenção entre a bomba e a mangueira de descarga para evitar a liberação repentina de fluido pressurizado, no caso de uma falha do cabeçote ou de mangueira. A instalação deverá ser feita imediatamente após a descarga da bomba.**

As válvulas do escoamento devem ser abertas antes de se operar a bomba. Recomenda-se instalar um dispositivo de alívio de pressão entre a bomba e qualquer válvula na área de descarga da bomba para proteger contra dano causado pela operação acidental com a válvula de descarga fechada.

## 9.2 O que fazer e o que evitar


- Não instale uma bomba em local apertado, sem circulação de ar adequada ao redor da bomba.
- Mantenha as mangueiras de distribuição e sucção o mais curtas e retas possível, embora o ideal seja um metro, e siga o caminho mais direto. Use curvas com raio grande: pelo menos quatro vezes o diâmetro da mangueira. Verifique se os tubos e conexões são adequados para lidar com a pressão prevista. Evite o uso de redutores e seções de tubo com diâmetro interno menor que a seção do cabeçote, especialmente em dutos no lado de sucção. As válvulas da mangueira não devem restringir o escoamento. As válvulas da mangueira devem estar abertas enquanto a bomba estiver em funcionamento.
- Nas mangueiras mais longas, deverá haver pelo menos um metro de mangueira flexível lisa conectada à porta de entrada e descarga do cabeçote para ajudar a minimizar perdas de impulso e pulsação na tubulação. Isto é muito importante com relação a fluidos viscosos e conexão a tubulação rígida.
- Use mangueiras de sucção e suprimento com diâmetro interno igual ou maior do que o da mangueira. Ao bombear fluidos viscosos, use mangueiras com abertura várias vezes maior que a mangueira da bomba.
- Posicione a bomba ao nível do fluido a ser bombeado, ou abaixo dele, se possível. Isso garantirá sucção afogada e máxima eficiência de bombeamento.
- Opere em velocidade baixa ao bombear fluidos viscosos. A sucção afogada melhorará o desempenho de bombeamento, principalmente para materiais de natureza viscosa.
- Sempre calibre novamente após trocar a mangueira, o fluido ou qualquer mangueira de conexão. Recomenda-se também que a bomba seja recalibrada periodicamente para manter a precisão.
- Não bombeie nenhum produto químico que não seja compatível com a mangueira ou o cabeçote da bomba.
- Não opere a bomba sem mangueira ou elemento acoplado ao cabeçote.
- Não junte cabos de controle e de alimentação elétrica.
- Confirme se o seu produto tem um módulo N, se o módulo está dotado com vedações intactas e devidamente localizado. Confirme que as aberturas para os passa-cabos estejam vedadas e adequadas para manter a classificação IP/NEMA.
- Se sua bomba for uma variante PROFIBUS, assegure que esteja instalada conforme as orientações de instalação PROFIBUS.
- Evite dobras acentuadas em qualquer cabo de sinal PROFIBUS.

Seleção de mangueira: o guia de compatibilidade química publicado no site da Watson Marlow serve como orientação. Se estiver em dúvida sobre a compatibilidade de um material da mangueira e do fluido de trabalho, solicite um cartão de amostra de mangueira da Watson-Marlow para testes de imersão.

Ao usar mangueira contínua de Marprene ou Bioprene, retensione a mangueira após os primeiros 30 minutos de uso.

## 10 Operação da bomba

### 10.1 Layout de teclado e identificação das teclas

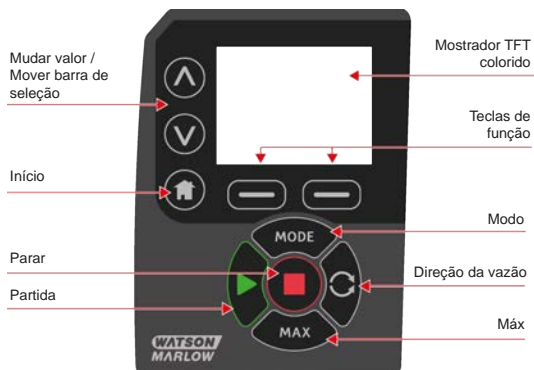

#### Tecla HOME

Quando a tecla HOME é pressionada, o usuário retorna ao último modo de operação conhecido. Durante a modificação de ajustes da bomba, quando a tecla HOME for pressionada, o usuário retornará ao último modo de operação conhecido.

#### TECLAS DE FUNÇÃO

As teclas de FUNÇÃO, quando pressionadas, realizarão a função exibida na tela diretamente acima da respectiva tecla de função.

#### Teclas ^ e v

Essas teclas são usadas para alterar valores programáveis dentro da bomba. Essas teclas também são usadas para mover a barra de seleção para cima e para baixo nos menus.

#### Tecla MODE

Para alterar modos ou configuração de modos, pressione a tecla de modo MODE. A tecla MODE pode ser pressionada a qualquer momento para acesso ao menu de modo. Durante a modificação de ajustes da bomba, quando a tecla MODE for pressionada, o usuário retornará ao menu MODE.

## 10.2 Partida e parada



## 10.3 Usando as teclas para cima e para baixo



## 10.4 Velocidade máxima



## 10.5 Altera o sentido de rotação



## 11 Conexão à fonte de alimentação

É necessário que a rede elétrica esteja bem regulada, com todas as conexões de cabos e em conformidade com as práticas recomendadas de imunidade a ruídos. Não é recomendada a instalação desses acionamentos junto a dispositivos "sujos" de rede elétrica, como contadores trifásicos e aquecedores indutivos, sem a devida atenção no ruído na rede.



**Posicione o seletor de tensão em 115 V para alimentação de 100-120 V 50/60 Hz ou em 230 V para alimentação de 200-240 V 50/60 Hz. Sempre verifique o interruptor do seletor de tensão antes de conectar à fonte de alimentação ou a bomba será danificada.**

~100-120V



~200-240V



Conecte a uma fonte de alimentação monofásica aterrada.



Se o tipo de bomba tiver um módulo N, o seletor de tensão não é visível quando o módulo estiver no lugar. Ele fica montado na placa do interruptor na parte traseira da bomba, protegido contra água pelo módulo N. Para isso, o módulo deve ser removido para acesso à placa do interruptor. Não ligue a bomba a não ser depois de verificar que é adequada para sua fonte de alimentação removendo o módulo e inspecionando o interruptor e, em seguida, recolocando o módulo.

1.



2.



3.



4.



**Recomendamos o uso de um filtro de linha disponível no comércio em caso de excesso de ruído elétrico.**



**Verifique se todos os cabos de alimentação são apropriados para uso com o equipamento.**



**O posicionamento da bomba deverá permitir o fácil acesso ao dispositivo de desconexão durante o uso.**



**\*As bombas IP66 são oferecidas com um plugue de rede. A passa-cabos no módulo NEMA da extremidade de bomba do cabo tem classificação IP66. A classificação do plugue de rede da extremidade oposta do cabo NÃO É IP66. É de sua responsabilidade garantir que a conexão à rede tenha classificação IP66.**

## 11.1 Codificação de cor do condutor


Tipo de condutor	Cor europeia	Cor norte americana
Linha	Marrom	Preto
Neutro	Azul	Branco
Terra	verde/amarelo	Verde

## 11.2 Fiação do módulo NEMA para os Estados Unidos

Os módulos NEMA 4X instalados em bombas encamisadas 530, 630 e 730 com número de peça que terminam com um A (xxx.xxxx.xxA) têm dois pares de portas de fiação. São fornecidas duas portas M16, juntamente com passa-cabos para vedar cabos de seção circular que vão de 4mm a 10mm (5/32 pol. a 13/32 pol.); são fornecidas duas portas M20 juntamente com passa-cabos para vedar cabos de seção circular que vão de 10mm a 14mm (13/32 pol. a 9/16 pol.).

Também são fornecidos quatro adaptadores: dois M16 machos para NPT fêmea de 3/8 pol. e dois M20 machos para NPT fêmea de 1/2 pol. Esses adaptadores podem ser usados para instalar sistemas de conduíte flexíveis onde são necessárias roscas NPT.

## 11.3 Blindagem do terra de cabos de controle no módulo NEMA

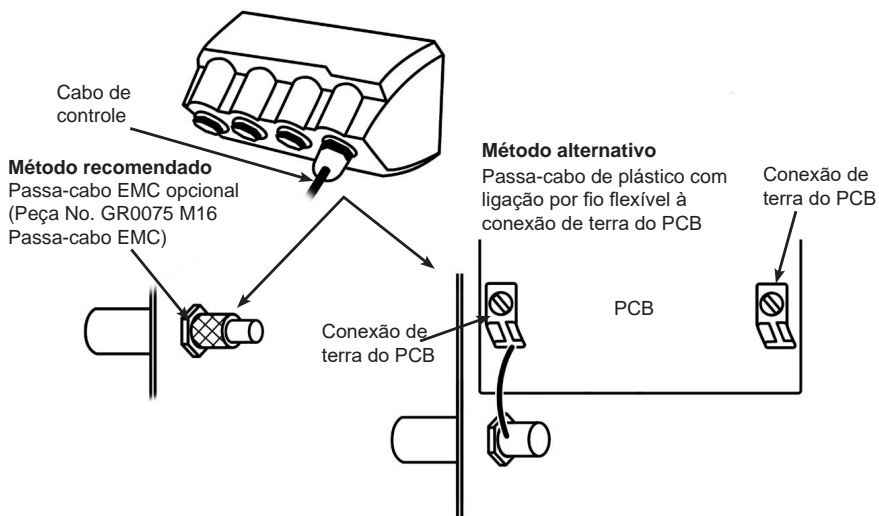

## 12 Lista para inicialização

**Nota:** Veja também ""Troca de mangueira " Na página 77.

- Verifique se há conexões adequadas entre a mangueira de sucção da bomba e a tubulação de descarga.
- Verifique se há conexão com uma fonte de alimentação adequada.
- Siga as recomendações na seção "Práticas recomendadas para instalação da bomba " Na página 17.



## 13 Ligar a bomba pela primeira vez

Ligue a bomba. A bomba exibe a tela inicial com o logotipo da Watson-Marlow por três segundos.



### 13.1 Seleção do idioma exibido

1. Use as teclas  $\wedge/\vee$  para selecionar o idioma e pressione **SELECT**.



2. O idioma selecionado será exibido na tela. Selecione **CONFIRM** para continuar. Todo o texto será exibido no idioma selecionado.



3. Selecione **REJECT** para rejeitar e retornar à tela de seleção de idioma. depois disso, passará para a tela principal.



## 13.2 Padrões iniciais

A bomba é previamente ajustada nos parâmetros de operação mostrados na tabela abaixo.

<b>Parâmetro</b>	<b>Padrão 530</b>
Language [idioma]	Não definido
Modo padrão	Manual
Velocidade manual padrão	220rpm
Condição da bomba	Parada
Velocidade máx.	220rpm
Sentido	SH
Cabçote	520R2
Tube size [tamanho de mangueira]	9,6mm
Material da mangueira	Bioprene
Calibração de vazão	15,12 ml/rot
Unidades de vazão	rpm
Valor SG	1
Bloqueio do teclado	Desabilitado
Reinício automático	DESLIGADO
Tipo de sinal analógico	mA
Tipo de escalonamento analógico	mA
Corrente mínima analógica	5mA
Corrente máxima analógica	19mA
Vazão/rpm mínima analógica	0rpm
Vazão/rpm máx. analógica	220rpm
Alarme de bips	LIGADO
Código de segurança	Não definido
Vazão MemoDose	Vazão intermediária do cabçote selecionado
Volume MemoDose	100ml
Taxa de transmissão do número de bomba	9600
Bits de parada	2
Endereço do nó Profibus	126
Entrada remota de partida/parada	Alto = parar
Entrada do detector de vazamentos	Alto = vazamento
Entrada 4	Desabilitado
Entrada 5	Desabilitado
Saída 1	Funcionar/parar

Parâmetro	Padrão 530
Saída 1 - status	Alto = funcionamento
Saída 2	Sentido
Saída 2 - status	Alto = Direita
Saída 3	Auto/man
Saída 3 - status	Alto = automático
Saída 4	Alarme geral
Saída 4 - status	Alto = Alarme

A bomba está pronta para funcionar conforme as configurações acima.

Nota: A cor de fundo da tela muda conforme a condição de funcionamento, como segue:

- Um fundo branco indica que a bomba está parada
- Um fundo cinza indica que a bomba está funcionando
- Um fundo vermelho indica erro ou alarme

Todos os parâmetros operacionais podem ser modificados pressionando as teclas do painel (consulte a seção "Operação da bomba " Na página 20, na página 1).

**Se o recurso de reinício automático estiver ativado, ele pode fazer com que a bomba seja reiniciada assim que a energia for ligada.**

**O reinício automático somente afeta a operação do modo manual, do modo rede e do modo memodose.**



**Se o reinício automático estiver ativado, o símbolo "!" aparecerá na tela para avisar aos usuários que a bomba pode operar sem qualquer intervenção manual (a bomba volta a funcionar com as configurações anteriores).**

**Não use o reinício automático mais de 20 partidas de rede elétrica por hora. Recomendamos o uso do controle remoto quando for necessário um número alto de partidas.**



**Se a bomba está configurada para o modo rede ou modo analógico, ela responde a comandos remotos o tempo todo, inclusive imediatamente após a energia ser ligada. O símbolo "!" aparece na tela para avisar aos usuários que a bomba pode operar sem qualquer intervenção manual (por ex. um ponto de ajuste remoto pode dar partida na bomba, sem nenhuma tecla ser pressionada).**

## 14 Ligação da bomba em ciclos de alimentação de energia subsequentes

Sequências de ativação subsequentes passarão diretamente da tela de partida para a tela principal.

- A bomba inicia um teste ligado para confirmar o funcionamento da memória e equipamento. Se for encontrada falha, aparece um código de erro.
- A bomba exibe a tela de partida com o logotipo da Watson-Marlow por três segundos e, em seguida, a tela inicial
- Os padrões de inicialização são os utilizados quando a bomba foi desligada.

Verifique se a bomba está configurada para operar como necessário. A bomba está pronta para funcionar.

Todos os parâmetros operacionais podem ser modificados pressionando as teclas do painel (consulte "Operação da bomba " Na página 20, na página 1).

### Interrupção de energia

Esta bomba tem recurso de reinício automático (que somente afeta a operação no modo manual, modo rede e modo memodose) que, quando ativo, retornará a bomba ao estado operacional em que estava quando a alimentação foi cortada.

### Ciclos liga/desliga

Não ligue/desligue a bomba mais do que 20 vezes em um hora, seja manualmente ou utilizando o recurso de reinício automático (que somente afeta a operação no modo manual, modo rede e modo memodose). Recomendamos usar um controle remoto quando forem necessários ciclos de força de alta frequência.

**Se o recurso de reinício automático estiver ativado, ele pode fazer com que a bomba seja reiniciada assim que a energia for ligada.**

**O reinício automático somente afeta a operação do modo manual, do modo rede e do modo memodose.**



**Se o reinício automático estiver ativado, o símbolo "!" aparecerá na tela para avisar aos usuários que a bomba pode operar sem qualquer intervenção manual (a bomba volta a funcionar com as configurações anteriores).**

**Não use o reinício automático mais de 20 partidas de rede elétrica por hora. Recomendamos o uso do controle remoto quando for necessário um número alto de partidas.**



**Se a bomba está configurada para o modo rede ou modo analógico, ela responde a comandos remotos o tempo todo, inclusive imediatamente após a energia ser ligada. O símbolo "!" aparece na tela para avisar aos usuários que a bomba pode operar sem qualquer intervenção manual (por ex. um ponto de ajuste remoto pode dar partida na bomba, sem nenhuma tecla ser pressionada).**

## 15 Menu MODE (Modo)

Pressione **MODE** para exibir o menu de alteração de modo (Change mode).

Use as teclas  $\wedge$  and  $\vee$  para navegar pelos modos disponíveis:

- Manual (padrão)
- Calibração de vazão
- MemoDose
- CANCELAR

Use a tecla **SELECT** para selecionar o modo. Use a tecla de função da direita para alterar



as configurações de modo.

## 16 Manual

Todos os ajustes e funções da bomba em modo manual são definidos e controlados por meio das teclas. Imediatamente depois da sequência de exibição de partida detalhada em: "Ligação da bomba em ciclos de alimentação de energia subsequentes " Na página 29, a tela principal do modo manual será exibida, a menos que a função de reinício automático esteja ativada.

O reinício automático é um recurso que somente afeta a operação da bomba quando ela está configurada para o modo manual, modo rede ou modo memodose. Se o reinício automático estiver ativado e a bomba estiver operando em um desses modos, ela retornará às últimas configurações conhecidas do modo de operação quando a alimentação elétrica for reiniciada. Quando a bomba estiver em funcionamento, será exibida uma seta animada para a direita. Em operação normal, o sentido de vazão é da abertura inferior do cabeçote para a abertura superior.

Se aparecer um ponto de exclamação (!), significa que a bomba poderá ser reiniciada automaticamente a qualquer momento. No modo manual, modo rede e modo memodose, a opção de reinício automático é configurável. Caso apareça um cadeado, isso indica que o teclado está travado.

### 16.1 INICIAR



Dê a partida na bomba conforme a vazão exibida, enquanto o fundo do mostrador passar para cinza. Pressionar isso não tem efeito se a bomba já estiver em funcionamento.

## 16.2 PARAR



Pare a bomba. A cor de fundo da tela muda para branco. Não tem efeito se a bomba não estiver em funcionamento.



## 16.3 AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA VAZÃO



Use as teclas  $\wedge$  e  $\vee$  se quiser aumentar ou diminuir a vazão.

### Redução da vazão

- Pressionar a tecla apenas uma vez diminuirá a vazão pelo dígito menos significativo da unidade de vazão desejada.
- Pressione a tecla tantas vezes quanto necessárias para obter a vazão desejada.
- Mantenha a tecla pressionada para selecionar as vazões.

### Aumento da vazão

- Pressionar a tecla apenas uma vez aumentará a vazão pelo dígito menos significativo da unidade de vazão desejada.
- Pressione a tecla tantas vezes quanto necessárias para obter a vazão desejada.
- Mantenha a tecla pressionada para selecionar as vazões.

## 16.4 MAX FUNCTION (Função Max, modo manual somente)



- Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAX** para operar com vazão máxima.
- Solte a tecla para parar a bomba.
- O volume distribuído e o tempo decorrido serão exibidos enquanto a tecla **MAX** for mantida pressionada.

## 17 Calibração de vazão

A bomba exibe a vazão em ml/min.

### 17.1 Configuração da calibração de vazão

Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , selecione **Flow calibration** para calibrar a vazão e pressione **CALIBRATE** para calibrar.



usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , digite o limite máximo de vazão e pressione **ENTER**.



Pressione **START** para começar a bombear o volume de fluido de calibração.



Pressione **STOP** para parar de bombear fluido de calibração.



Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para digitar o volume de fluido bombeado real.



Para aceitar a nova calibração, pressione **ACCEPT** ou **RECALIBRATE** para calibrar novamente e repetir o procedimento. Pressione **HOME** ou **MODE** para cancelar.



A bomba está calibrada.

## 18 Modo MemoDose

A cada vez que a bomba é iniciada ao se pressionar **START**, ela registra o número de rotações do cabeçote que ocorrerão até **STOP** ser pressionado. O número de rotações é proporcional ao volume de fluido que foi distribuído: a dose. O modo MemoDose permite que o usuário repita a dose de um volume preciso de fluido. Isso pode ser feito com a distribuição de uma dose principal, ou pela digitação de um volume de dosagem através do teclado. O modo MemoDose pode repetir a dosagem de forma exata ou proporcional.

### 18.1 Para configurar o MemoDose

- Selecione **MODE**
- Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , selecione **MemoDose** e pressione **SETTINGS** para configurar

Nota: a bomba deve ser parada para entrar no modo de calibragem MemoDose.



## 18.2 Defina a vazão

Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , selecione **Flow rate** para vazão e pressione **SELECT** para selecionar.



Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , digite a vazão e pressione **SELECT** para selecionar.



### 18.3 Retomar dosagens interrompidas

O modo MemoDose permite retomar dosagens interrompida após um ciclo de alimentação (Nota: a função Auto-restart deve estar ligada para que isso funcione). Como opção, dosagens interrompidas podem ser descartadas e uma nova dosagem iniciada quando a energia retornar.

Na tela de configurações do MemoDose, use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para navegar até **Resume Interrupted Dose** para retomar a dosagem interrompida e aperte **ENABLE** para ativar. A cruz vermelha se tornará uma marca verde para indicar que a retomada da dosagem interrompida está ativada. Se essa função estiver ativada, a tecla **ENABLE** (ativar) se transforma na tecla **DISABLE** (desativar). Se a tecla for pressionada, dosagens interrompidas serão descartadas depois de um ciclo de alimentação elétrica.





## 18.4 Dose principal

Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , selecione a dose principal em **Master dose** e pressione **SELECT** para selecionar.



A tela a seguir é exibida, pressione **MANUAL** para digitar a dosagem usando o teclado ou **DOSE** para distribuir uma dose principal.



## Distribuição da dose principal

Pressione **START** para iniciar a distribuição da dose principal.



Pressione **STOP** para terminar a distribuição da dose principal.



## Entrada manual de dosagem

Pressione **MANUAL** na tela da dosagem principal. Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , digite o volume de dosagem necessário e pressione **SELECT** para selecionar e registrar a dosagem principal ou **CANCEL** para cancelar e voltar à tela de configuração do MemoDose (MemoDose Settings).




## Salvar o volume de dosagem

Pressione **SAVE** para salvar e registrar a dosagem principal ou **CANCEL** para cancelar e voltar à tela de configuração do MemoDose (MemoDose Settings).



Ao terminar as configurações do MemoDose, a tela a seguir será exibida; pressione **MEMODOSE** para iniciar em Modo MemoDose ou **BACK** para voltar às configurações do MemoDose settings.

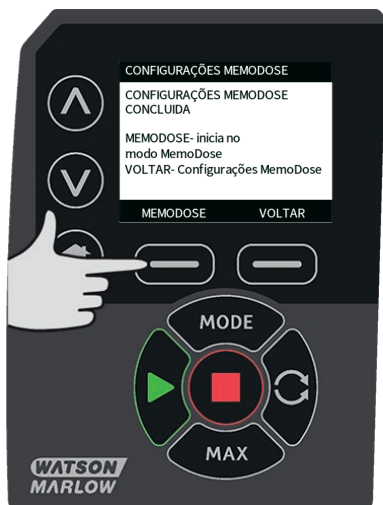

## 18.5 Dosagem manual

Na tela inicial (Home) do MemoDose, pressione **START** para iniciar e distribuir uma dose. A tela exibe a vazão da dose e a contagem regressiva da dose restante de 100% a 0%.



Se a dose distribuída for diferente do volume exigido, a porcentagem pode ser ajustada dentro dos limites de 50% a 150% da dose principal. Use as teclas  $\wedge$ / $\vee$  para alterar a porcentagem. A nova dosagem é exibida como porcentagem na tela inicial.



Se **STOP** seja pressionado durante a dosagem, a bomba para. Pressione **START** se quiser retomar ou descartar a dosagem interrompida, dependendo das configurações em "Retomar dosagens interrompidas" Na página 40.

## 19 Menu principal

Para acessar o menu principal, pressione o botão **MENU** em uma das telas HOME ou INFO.



Isso fará com que o menu principal seja exibido como segue. Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para movimentar a barra de seleção entre as opções desejadas.

Pressione **SELECT** para selecionar uma opção.

Pressione **EXIT** para sair e retornar à tela de onde o MENU foi acionado.



### 19.1 Configurações de segurança

Configurações de segurança podem ser alteradas selecionando-se **SECURITY SETTINGS** no menu principal.

## Bloqueio automático do teclado

Pressione **ENABLE/DISABLE** (ativar/desativar) para ligar e desligar a opção Auto keypad lock (bloqueio automático do teclado). Quando ativada essa opção, o teclado será bloqueado após 20 segundos de inatividade.



Uma vez bloqueado, será exibida a tela abaixo quando uma tecla for pressionada. Para desbloquear o teclado, pressione as duas teclas de desbloqueio (**UNLOCK**) ao mesmo tempo.



O ícone de cadeado aparecerá na tela principal de modo de operação para mostrar que o bloqueio do teclado está ativo.



Note que a tecla STOP (parar) sempre funcionará, mesmo que o teclado esteja bloqueado.

### Proteção por senha

Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , selecione a proteção por senha numérica em **PIN protection** no menu de configuração de proteção SECURITY SETTINGS e pressione **ENABLE/DISABLE** para ligar ou desligar a proteção por senha numérica. Se a proteção por senha numérica tiver sido ativada, uma senha numérica de nível Master será necessária para desativar o bloqueio por senha numérica.



## Configuração de senha numérica Master

A configuração de uma senha numérica Master protege todas as funções. Com a senha numérica Master, é possível ativar funções de forma seletiva para dois operadores adicionais. Esses operadores serão definidos como Usuário 1 e Usuário 2. Os usuários poderão acessar essa funcionalidade inserindo uma senha numérica designada a eles pelo usuário Master. Para definir a senha numérica Master, navegue na tela até o nível Master e pressione **ENABLE** para ativar.



Para definir uma senha numérica Master de quatro dígitos, use as teclas ^ / v para selecionar cada dígito no intervalo de 0 a 9. Após escolher o dígito, pressione a tecla **NEXT DIGIT** para passar para o próximo dígito. Depois de selecionar o quarto dígito, pressione **ENTER**.



Em seguida, pressione **CONFIRM** para confirmar que o número digitado é a senha selecionada. Pressione **CHANGE** para refazer a digitação da senha.



Será exibida a tela a seguir para indicar que a senha numérica foi aplicada ao acesso a todas as funções. Pressione **NEXT** para ativar de forma seletiva o acesso a funções pelo Usuário 1 e Usuário 2.



## Configuração das definições de segurança do Usuário 1

A tela de nível PIN PROTECTION (proteção por senha numérica) será exibida com User 1 (usuário 1) destacado, pressione **ENABLE** para configurar as definições de segurança do Usuário 1 ou navegue na tela para configurar um usuário alternativo.



Ao usar a opção ENABLE para ativar as definições de segurança do usuário 1, será exibido na tela a entrada da senha numérica para o Usuário 1. Para definir uma senha numérica de quatro dígitos para o Usuário 1, use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para selecionar cada dígito no intervalo de 0 a 9. Após escolher o dígito, pressione a tecla **NEXT DIGIT** para passar para o próximo dígito. Depois de selecionar o quarto dígito, pressione **ENTER**.



Em seguida, pressione **CONFIRM** para confirmar que o número digitado é a senha selecionada. Pressione **CHANGE** para refazer a digitação da senha.



Para definir a função permitida, use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para selecionar a função e pressione **ENABLE** para ativar. A senha numérica do Usuário 1 permitirá acesso somente à função ativada. Para desativar a função, destaque a função ativada e pressione **DISABLE**. Quando todas as funções necessárias tiverem sido ativadas, pressione **FINISH** para terminar.



## Configuração de segurança do Usuário 2


A tela de nível PIN PROTECTION para proteção por senha numérica será exibida com User 2 (usuário 2) destacado. Pressione **ENABLE** para configurar as definições de segurança do Usuário 2 ou navegue na tela para configurar um usuário alternativo.



Ao usar a opção **ENABLE** para ativar as definições de segurança do usuário 2, será exibido na tela a entrada da senha numérica para o Usuário 2. Para definir uma senha numérica de quatro dígitos para o Usuário 2, use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para selecionar cada dígito no intervalo de 0 a 9. Após escolher o dígito, pressione a tecla **NEXT DIGIT** para passar para o próximo dígito. Depois de selecionar o quarto dígito, pressione **ENTER**.



Para definir a função permitida, use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para selecionar a função e pressione **ENABLE** para ativar. A senha numérica do Usuário 2 permitirá acesso somente à função ativada. Para desativar a função, destaque a função ativada e pressione **DISABLE**. Quando todas as funções necessárias tiverem sido ativadas, pressione **FINISH** para terminar.

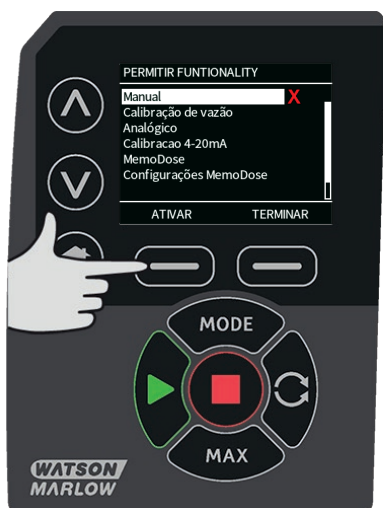

**Nota:** depois que as configurações de segurança do Usuário 1 e do Usuário 2 tiverem sido definidas pelo Master, somente a senha numérica Master permitirá acesso às configurações de segurança.

A tela HOME será exibida. Agora será necessária uma senha numérica para acessar todas as funções. A senha numérica Master acessa todas as funções da bomba, enquanto a senha numérica do Usuário 1 e do Usuário 2 acessa somente as funções definidas. Para digitar a senha numérica, use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para selecionar cada dígito no intervalo de 0 a 9. Após escolher o dígito, pressione a tecla **NEXT DIGIT** para passar para o próximo dígito. Depois de selecionar o quarto dígito, pressione **ENTER**.

Se a senha numérica estiver incorreta, a seguinte tela será exibida. NOTA: essa tela também será mostrada se a senha numérica digitada não permitir o acesso à função.



Se for digitada uma senha numérica que já esteja em uso, a tela a seguir será exibida. Pressione **CHANGE** para digitar uma senha numérica alternativa e **EXIT** para cancelar



Se a senha numérica digitada não permitir o acesso à função, a tela a seguir será exibida.





## Bipe do teclado

Na tela de configurações de segurança (SECURITY), navegue até a opção de bipe de teclado (Keypad beep) usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  e selecione **ENABLE** para ativar. A bomba passará a emitir um bipe cada vez que uma tecla for pressionada.



## Inserção desenha na partida

A configuração **Inserção de senha na partida** pode ser usada para definir se o software deve exigir ou não a entrada de uma senha na partida.

Esse recurso também significa que a capacidade de reinício automático passar a ser independente do fornecimento de senha após a partida.

Se a configuração estiver ativada , após a bomba ser desligada e religada, será exigida uma senha para a tela de controle principal poder ser aberta.

Se a configuração estiver desativada , após a bomba ser desligada e religada, não será exigida uma senha para abrir a tela de controle principal.

A resposta de reinício automático da bomba após um ciclo de desliga/liga independe agora da entrada de senha.

A configuração padrão vem como ativada , portanto, será exigida uma senha após a bomba ser desligada e religada para a tela de controle principal poder ser aberta.

Desativar esse recurso não muda nenhum outro aspecto das operações que usam senha. Qualquer pessoa que deseje alterar as configurações da bomba continuará a ter que digitar a senha primeiro.

## 19.2 Definições gerais

Para visualizar o menu de configurações gerais, selecione **GENERAL SETTINGS** no menu principal.

### Reinício automático

Essa bomba inclui um recurso chamado reinício automático. Essa configuração somente afeta a operação da bomba no modo manual, modo rede e modo memodose.


Se a bomba estiver operando em um desses modos e esse recurso estiver ativado (definido para "yes"), a maneira como a bomba responderá após ser desligada e religada será alterada.

A ativação do reinício automático faz com que a bomba lembre de suas configurações atuais de operação após a alimentação de energia ser cortada e restaurada.

Esse parâmetro somente afeta a operação no modo manual, modo rede e modo memodose.

O símbolo '!' é exibido quando o recurso de reinício automático estiver ativado para avisar aos usuários que a bomba foi configurada de uma maneira que pode começar a operar de forma inesperada.

Pressione **ENABLE/DISABLE** para ativar e desativar o recurso de reinício automático (somente em modo manual, modo rede e modo memodose).

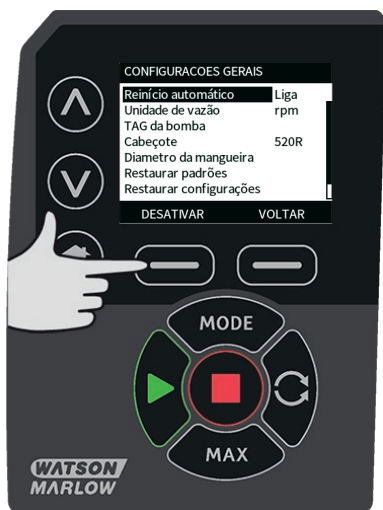

**Não use o reinício automático em mais de 20 partidas de rede elétrica por hora. Recomendamos o uso do controle remoto quando for necessário um número alto de partidas.**

Se o recurso de reinício automático estiver ativado, ele pode fazer com que a bomba seja reiniciada assim que a energia for ligada.

O reinício automático somente afeta a operação do modo manual, do modo rede e do modo memodose.



Se o reinício automático estiver ativado, o símbolo "!" aparecerá na tela para avisar aos usuários que a bomba pode operar sem qualquer intervenção manual (a bomba volta a funcionar com as configurações anteriores).

Não use o reinício automático mais de 20 partidas de rede elétrica por hora. Recomendamos o uso do controle remoto quando for necessário um número alto de partidas.



Se a bomba está configurada para o modo rede ou modo analógico, ela responde a comandos remotos o tempo todo, inclusive imediatamente após a energia ser ligada. O símbolo "!" aparece na tela para avisar aos usuários que a bomba pode operar sem qualquer intervenção manual (por ex. um ponto de ajuste remoto pode dar partida na bomba, sem nenhuma tecla ser pressionada).

O símbolo ! é um aviso de que a bomba pode ser acionada remotamente a qualquer momento. Ele é exibido sempre que a bomba estiver em algum modo de controle remoto (modo analógico ou rede). Ele também é exibido quando o reinício automático estiver ativado, pois a bomba pode começar a operar após ser desligada e religada (o reinício automático aplica-se aos modos manual, rede e memodose).



## Unidades de vazão

A unidade de vazão que estiver selecionada no momento é exibida no lado direito da tela. Para alterar unidades de vazão, mova a barra de seleção por sobre a entrada no menu de unidade de vazão e pressione **SELECT** para selecionar.

Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para mover a barra de seleção por sobre a unidade de vazão necessária, depois pressione **SELECT** para selecionar. Todas as vazões passarão a ser exibidas nas telas nas unidades selecionadas.



Se a unidade de vazão de massa for selecionada, a gravidade específica do fluido deverá ser informada. A seguinte tela será exibida:



Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para digitar o valor da gravidade específica e pressione **SELECT** para selecionar.

### Pump label (Identificação da bomba)

A identificação da bomba é uma sequência alfanumérica de 20 dígitos definida pelo usuário e exibida na barra de cabeçalho da tela inicial. Para definir ou editar a identificação da bomba, mova a barra de seleção sobre o menu Pump label e pressione **SELECT** para selecionar. Se já houver uma identificação da bomba previamente definida, esta será exibida na tela para permitir sua edição. Caso contrário, será exibida a identificação padrão "WATSON-MARLOW".



Use as teclas ^ /v para ver os caracteres disponíveis para cada dígito. Os caracteres disponíveis vão de 0-9, A-Z, e ESPAÇO.

Pressione **NEXT** para passar para o próximo caractere, ou **PREVIOUS** para voltar ao caractere anterior.



Pressione **FINISH** para terminar e salvar o que foi digitado e voltar ao menu de configurações gerais.



## Tipo de cabeçote

Selecione as configurações gerais em GENERAL SETTINGS no menu principal.

Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para ir até a barra de seleção acima de **Pumphead type** (tipo de cabeçote) e pressione **SELECT** para selecionar. Será exibida a tela a seguir.



Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para ir até a barra de seleção acima de **Pumphead** (cabeçote) e pressione **SELECT** para selecionar.



Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para ir até a barra de seleção acima do tipo de cabeçote necessário e pressione **SELECT** para selecionar.




### Tamanho e material de mangueira

Selecione o tamanho de mangueira em **Tube size** na tela de configurações gerais GENERAL SETTINGS, depois use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para ir até a barra de seleção acima de **Bore size** (diâmetro interno) e pressione **SELECT** para selecionar.





Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para ir até a barra de seleção acima do tamanho de mangueira a ser usado e pressione **SELECT** para selecionar.

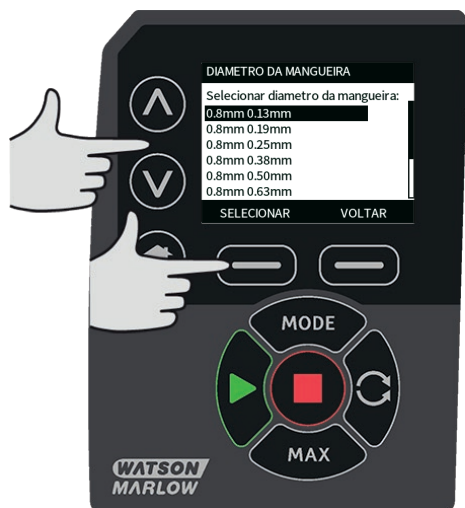

Se um elemento LoadSure tiver sido selecionado, então o tamanho de mangueira será exibido assim como pressão e diâmetro interno.



Essa tela permite ainda selecionar o material da mangueira utilizada.

Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para ir até a barra de seleção acima de **Tube material** (material da mangueira) e pressione **SELECT** para selecionar.



Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para ir até a barra de seleção acima do material de mangueira a ser usado e pressione **SELECT** para selecionar.



A tela de modelo de cabeçote PUMPHEAD MODEL permite que o número de lote da mangueira seja registrado para referência futura. Use as teclas ^ /v para ir até a barra de seleção acima de **Tube lot number** (número do lote da mangueira) e pressione **SELECT** para selecionar.

Use as teclas ^ /v para ver os caracteres disponíveis para cada dígito. Os caracteres disponíveis vão de 0-9, A-Z, e ESPAÇO.

Pressione **NEXT** para passar para o próximo caractere, ou **PREVIOUS** para voltar ao último caractere.



Pressione **FINISH** para terminar e salvar o que foi digitado e voltar ao menu de configurações gerais.

### Restaurar padrões

Para restaurar as configurações padronizadas de fábrica, selecione **Restore defaults** no menu de configurações gerais.

Há duas telas de confirmação para assegurar que não haja erro na realização dessa função.

Pressione **CONFIRM**, seguida de **RE-CONFIRM**, para retornar aos padrões de fábrica.



### Language [idioma]

Selecione idioma no menu de configurações gerais para escolher um idioma diferente no monitor da bomba. Pare a bomba antes de alterar o idioma.

Use as teclas  $\wedge/\vee$  para movimentar a barra de seleção até o idioma desejado. Pressione **SELECT** para confirmar.



O idioma selecionado será exibido na tela. Pressione **CONFIRM** para confirmar e continuar e, a partir daí, todo o texto será exibido no idioma selecionado.

Pressione **REJECT** para rejeitar e retornar à tela de seleção de idioma.




### Menu MODE (Modo)

Ao selecionar o menu **MODE** (modo) no menu principal, o usuário acessará o submenu mostrado abaixo. É o mesmo que acontece quando pressionamos a tecla **MODE**. Consulte "Menu de modo" na página 1 para mais detalhes.

## 19.3 Configurações de controle

Selecione **CONTROL SETTINGS** (configurações de controle) no menu principal para acessar o submenu mostrado abaixo. Use as teclas  $\wedge/\vee$  para movimentar a barra de seleção. Pressione **SELECT** para selecionar a função desejada.

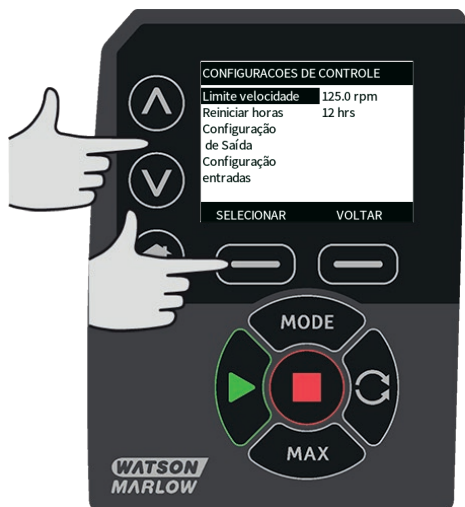

## Limite de velocidade



A velocidade máxima em que a bomba é capaz de operar é 220rpm.

Selecione **Speed limit** no menu de configurações de controle para definir uma velocidade máxima mais baixa para a bomba.

Esse limite de velocidade será aplicado a todos os modos de operação.

Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para ajustar o valor e pressione **SAVE** para definir.

Alterar a velocidade máxima automaticamente reorganiza a resposta do controle de velocidade analógica e reorganiza o sinal de saída do tacômetro analógico.

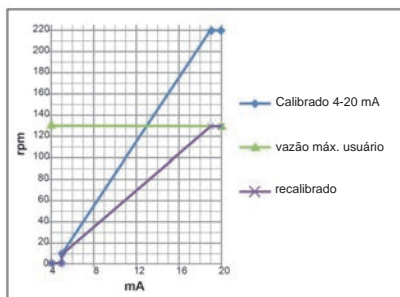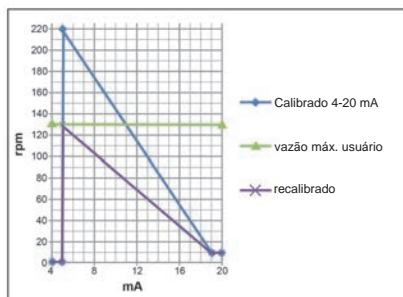

## Zerar horas de funcionamento

Selecione **Reset run hours** no menu de configurações de controle.

Selecione **RESET** para zerar o contador de horas de funcionamento. O contador de horas de funcionamento pode ser visualizado pressionando-se **INFO** na tela principal. Será exibida a tela a seguir. Pressione **RESET** para reiniciar as horas de funcionamento ou **CANCEL** para cancelar e voltar ao menu de definições de controle CONTROL SETTINGS.



### 19.4 Ajuda

Selecione Help (ajuda) no menu principal para acessar as telas de ajuda.



VERSAO DE SOFTWARE	VERSAO DO BOOTLOADER
Main Processor Code: 1.2	Main Processor Code: 1.2
HMI Processor Code: 1.2	HMI Processor Code: 1.2
HMI Screen Resources: 1.2	
PROFIBUS Processor Code: 1.2	
BOOTLOADER	VOLTAR

## 20 Diagnóstico e solução de problemas

**Se o visor da bomba permanecer em branco quando a bomba estiver ligada, verifique os seguintes itens:**

- Verifique se existe alimentação elétrica para a bomba.
- Verifique o fusível no plugue da alimentação elétrica, caso exista um.
- Verifique a posição do seletor de tensão na parte posterior da bomba.
- Verifique o interruptor da fonte de alimentação na parte posterior da bomba.
- Verifique o fusível na caixa de fusível no centro da placa do interruptor, na parte posterior da bomba.

**Se a bomba funcionar e não houver fluxo, ou este for muito pequeno, verifique os seguintes itens:**

- Verifique se há alimentação de fluido para a bomba.
- Procure por dobras ou bloqueios nas linhas.
- Verifique se há válvulas abertas na linha.
- Confirme se a mangueira e o rotor estão no cabeçote.
- Verifique se a mangueira não está rompida ou estourada.
- Verifique se estão sendo usadas mangueiras com a espessura de parede correta.
- Verifique o sentido de rotação.
- Verifique se o rotor não está deslizando no eixo do acionador.

**Se a bomba ligar, mas não funcionar:**

- Verifique a função de parada remota e a configuração.
- Verifique o modo em que você está, se é o modo analógico.
- Tente fazer a bomba operar e funcionar em modo manual.

### 20.1 Códigos de erro

Se ocorrer um erro interno, será exibida uma tela de erro com fundo vermelho. Nota: Sinal fora do intervalo, excesso de sinal e telas de erro de vazamento detectado informam a natureza de uma condição externa. Elas não piscam.

Códigos de erro	Condição de erro	Ação sugerida
Er 0	Erro de escrita de FRAM	Tente reiniciar, com o interruptor OFF/ON (liga/desliga). Ou entre em contato com o suporte.
Er 1	Corrupção de FRAM	Tente reiniciar, com o interruptor OFF/ON (liga/desliga). Ou entre em contato com o suporte.



<b>Códigos de erro</b>	<b>Condição de erro</b>	<b>Ação sugerida</b>
Er 2	Erro de escrita de FLASH durante atualização do acionamento	Tente reiniciar, com o interruptor OFF/ON (liga/desliga). Ou entre em contato com o suporte.
Er 3	Corrupção de FLASH	Tente reiniciar, com o interruptor OFF/ON (liga/desliga). Ou entre em contato com o suporte.
Er 4	Erro de sombra de FRAM	Tente reiniciar, com o interruptor OFF/ON (liga/desliga). Ou entre em contato com o suporte.
Er 9	Motor afogado	Pare a bomba imediatamente. Verifique o cabeçote e a mangueira. Ligar/desligar pelo interruptor pode reiniciar. Ou entre em contato com o suporte.
Er10	Falha de tacógrafo	Pare a bomba imediatamente. Ligar/desligar pelo interruptor pode reiniciar. Ou entre em contato com o suporte.
Er14	Erro de velocidade	Pare a bomba imediatamente. Ligar/desligar pelo interruptor pode reiniciar. Ou entre em contato com o suporte.
Er15	Excesso de corrente	Pare a bomba imediatamente. Ligar/desligar pelo interruptor pode reiniciar. Ou entre em contato com o suporte.
Er16	Excesso de tensão	Pare a bomba imediatamente. Verifique a alimentação elétrica. Liga/desliga pode reiniciar.
Er17	Subtensão	Pare a bomba imediatamente. Verifique a alimentação elétrica. Liga/desliga pode reiniciar.
Er20	Sinal fora de faixa	Verifique o alcance do sinal de controle analógico. Ajuste o sinal conforme necessário. Ou entre em contato com o suporte.
Er21	Excesso de sinal	Reduza o alcance do sinal de controle analógico.
Err50	Erro de comunicação	Tente reiniciar, com o interruptor OFF/ON (liga/desliga). Ou entre em contato com o suporte.

## 20.2 Suporte técnico

Watson-Marlow Fluid Technology Group

Falmouth, Cornwall

TR11 4RU

REINO UNIDO

Telefone: +55 (11) 2155-4000

Fax: +55 (11) 2155-4000

E-mail: [aftersales.uk@wmftg.com](mailto:aftersales.uk@wmftg.com)

[www.wmftg.com](http://www.wmftg.com)

## **21      Manutenção do acionamento**

Não existem peças dentro da bomba que possam ser reparadas pelo usuário. Contate o representante local da Watson-Marlow para programar o reparo.

## 22 Peças de reposição do drive

Descrição	Nº da peça
Fusível principal substituível, tipo T2, 2,5A H 250V 20 mm (pacote de 5)	MNA2107A
Pé (pacote de 5)	MNA2101A
Selo do módulo	MN2516B
Tampa do interruptor do módulo	MN2505M
Passa-cabos (STD)	GR0056
Passa-cabos (EMC)	GR0075
Tampões	GR0057
Arruela de vedação para tampão e passa-cabos:	GR0058
Abertura encaixável:	MN2513B


## 23 Substituição do cabeçote



Sempre isole a bomba da alimentação elétrica antes de abrir a tampa ou pista, ou realizar qualquer atividade de posicionamento, remoção ou operação de manutenção.

### 23.1 Substituição do cabeçote

520R

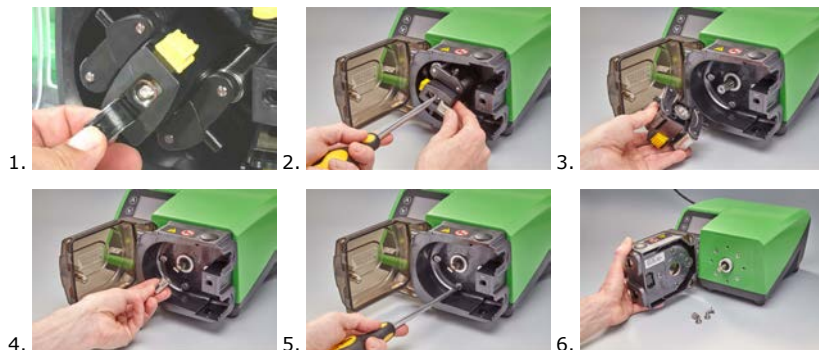


## 24 Troca de mangueira



Sempre isole a bomba da alimentação elétrica antes de abrir a tampa ou pista, ou realizar qualquer atividade de posicionamento, remoção ou operação de manutenção.

### 24.1 Mangueira contínua

#### 520R e 520R2

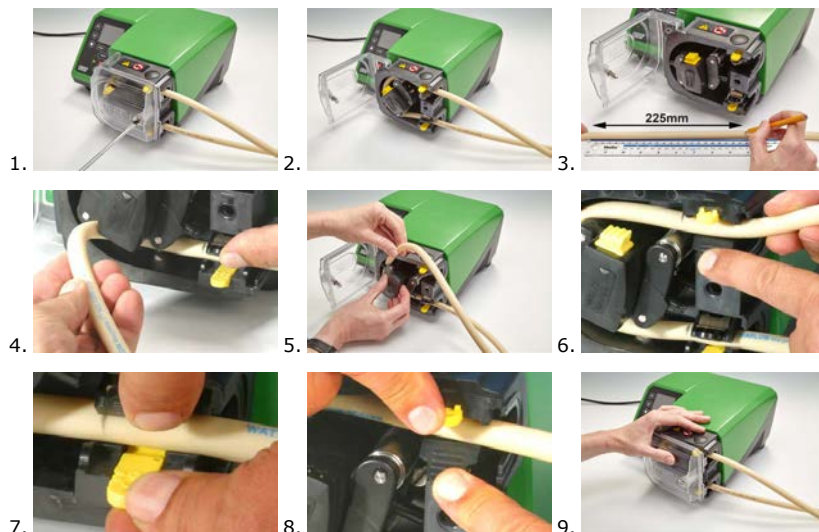

#### 505L




$\leq 8,0\text{mm} = 145\text{mm}$  ,

$9,6\text{mm} = 150\text{mm}$

## 24.2 Elementos de tubo

Cinza	Bege	Azul
>2 bar (30psi)	>4 bar (60psi)	>7 bar (100psi)
		

### 520REL, 520REM e 520REH

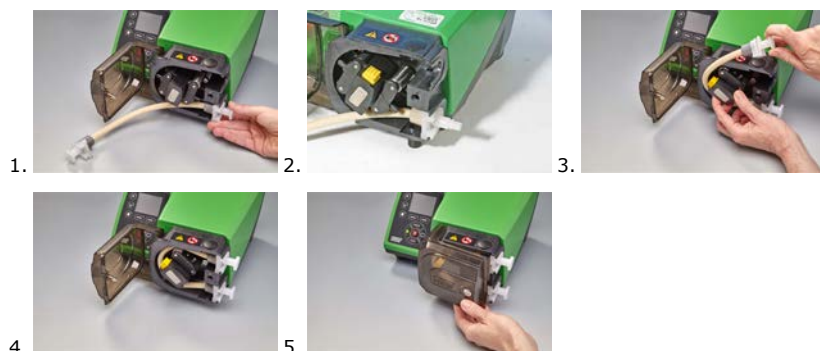


### Conectores sanitários 530



### Conectores industriais 530



## 505L

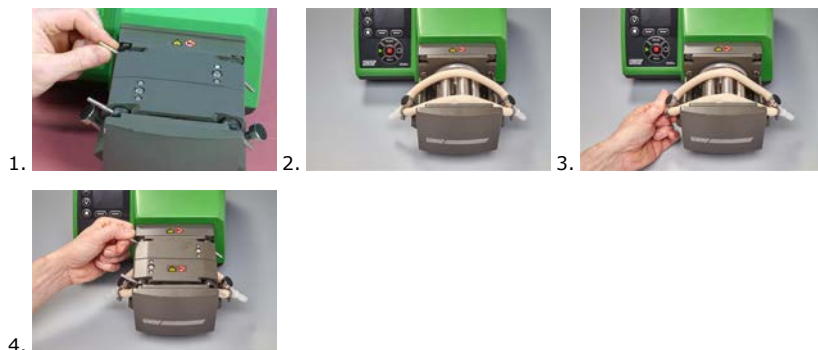

### Guia geral para limpeza com solventes

Aplicações químicas	Precauções de limpeza
Hidrocarbonetos alifáticos	Remova a tampa. Minimize a exposição da extremidade do rotor e das engrenagens a menos de um minuto(risco de ataque).
Hidrocarbonetos aromáticos	Remova a tampa. Minimize a exposição da extremidade do rotor e das engrenagens a menos de um minuto(risco de ataque).
Solventes à base de cetona	Remova a tampa. Minimize a exposição da extremidade do rotor e das engrenagens a menos de um minuto(risco de ataque).
Solventes halogenados/clorados	Não recomendado: possível risco para os reguladores de policarbonato e para os localizadores de polipropileno da presilha da mangueira.
Álcoois, geral	Nenhuma precaução necessária.
Glicóis	Minimize a exposição da extremidade do rotor e das engrenagens a menos de um minuto(risco de ataque).
Solventes à base de ésteres	Remova a tampa. Minimize a exposição da extremidade do rotor e do local da presilha da mangueira a menos de um minuto (risco de ataque).
Solventes à base de éter	Não recomendado: possível risco para os reguladores de policarbonato e para os localizadores de polipropileno da presilha da mangueira.

### 25.1 Números de peça da bomba

**Configuration**

0: Pump

6: Drive only

**Model**

3: S

4: U

5: Du

6: Bp

**Ingress Protection**

1: IP31

N: IP66

S: SCADA IP66/  
NEMA 4X\*

\*U and Du models only  
\*Only available with an American mains plug

**Pumphead**

EL: 520REL

EM: 520REM

EH: 520REH

2L: 520R2

10: 520R

5L: 505L\*

**Plug options\***

U: UK mains plug

E: EU mains plug

A: American mains plug

K: Australia mains plug

R: Argentina mains plug

C: Swiss mains plug

D: India/South Africa mains plug



B: Brazilian mains plug



\*For non-profibus pumps, this option has an engineered product code—consult factory for more information



## 25.2 Códigos de mangueiras e elementos



### Mangueiras com parede de 1,6 mm para cabeçotes 520R

					
mm	pol	Nº	Marprene	Bioprene	STA-PURE Série PFL
0.5	1/50	112	902.0005.016	933.0005.016	—
0.8	1/32	13	902.0008.016	933.0008.016	—
1.6	1/16	14	902.0016.016	933.0016.016	966.0016.016
3.2	1/8	16	902.0032.016	933.0032.016	966.0032.016
4.8	3/16	25	902.0048.016	933.0048.016	966.0048.016
6.4	1/4	17	902.0064.016	933.0064.016	966.0064.016
8.0	5/16	18	902.0080.016	933.0080.016	966.0080.016
mm	pol	Nº	PVC	STA-PURE Série PCS	Neoprene
0.8	1/32	13	—	—	920.0008.016
1.6	1/16	14	950.0016.016	—	920.0016.016
3.2	1/8	16	950.0032.016	961.0016.016	920.0032.016
4.8	3/16	25	950.0048.016	961.0032.016	920.0048.016
6.4	1/4	17	950.0064.016	961.0048.016	920.0064.016
8.0	5/16	18	950.0080.016	961.0064.016	920.0080.016
mm	pol	Nº	Pumpsil		
0.5	1/50	112	913.A005.016		
0.8	1/32	13	913.A008.016		
1.6	1/16	14	913.A016.016		
3.2	1/8	16	913.A032.016		
4.8	3/16	25	913.A048.016		
6.4	1/4	17	913.A064.016		

					
8.0	5/16	18	913.A080.016		



Nota: Mangueiras STA-PURE Series PFL e STA-PURE Series PCS com parede de 1,6 mm são fornecidas com comprimento de 305 mm.



### Mangueiras com parede de 2,4 mm para cabeçotes 520R2



					
mm	pol	Nº	Marprene	Bioprene	Pumpsil
0.5	1/50	—	—	—	913.A005.024
0.8	1/32	—	—	—	913.A008.024
1.6	1/16	119	902.0016.024	933.0016.024	913.A016.024
3.2	1/8	120	902.0032.024	933.0032.024	913.A032.024
4.8	3/16	15	902.0048.024	933.0048.024	913.A048.024
6.4	1/4	24	902.0064.024	933.0064.024	913.A064.024
8.0	5/16	121	902.0080.024	933.0080.024	913.A080.024
9.6	3/8	122	902.0096.024	933.0096.024	913.A096.024
mm	pol	Nº	STA-PURE Série PFL	STA-PURE Série PCS	
0.8	1/32	—	—	—	
1.6	1/16	119	966.0016.024	961.0016.024	
3.2	1/8	120	966.0032.024	961.0032.024	
4.8	3/16	15	966.0048.024	961.0048.024	
6.4	1/4	24	966.0064.024	961.0064.024	
8.0	5/16	121	966.0080.024	961.0080.024	

Nota: Mangueiras STA-PURE Série PFL e STA-PURE Série PCS com parede de 2,4mm são fornecidas com comprimento de 355mm.


## Elementos com parede de 2,4 mm para cabeçotes 520RE

Elementos com pressão nominal de 0-2 bar (0-30 psi)						
						
Industrial						
mm	pol	Nº	Marprene TL	Pumpsil	Neoprene	
3.2	1/8	16	902.0032.PFQ	913.A032.PFQ	920.0032.PFQ	
6.4	1/4	17	902.0064.PFQ	913.A064.PFQ	920.0064.PFQ	
9.6	3/8	122	902.0096.PFQ	913.A096.PFQ	920.0096.PFQ	
Sanitárias						
mm	pol	Nº	Bioprene TL	Pumpsil	STA-PURE Série PCS	STA-PURE Série PFL
3.2	1/8	16	933.0032.PFT	913.A032.PFT	961.0032.PFT	966.0032.PFT
6.4	1/4	17	933.0064.PFT	913.A064.PFT	961.0064.PFT	966.0064.PFT
9.6	3/8	122	933.0096.PFT	913.A096.PFT	961.0096.PFT	966.0096.PFT

Elementos com pressão nominal de 2-4 bar (30-60 psi)				
				
Industrial				
mm	pol	Nº	Marprene TM	
3.2	1/8	16	902.P032.PFQ	
6.4	1/4	17	902.P064.PFQ	
Sanitárias				
mm	pol	Nº	Bioprene TM	STA-PURE Série PCS
3.2	1/8	16	933.P032.PFT	961.M032.PFT
6.4	1/4	17	933.P064.PFT	961.M064.PFT

Elementos com pressão nominal de 4-7 bar				
				
Industrial				
mm	pol	Nº	Marprene TH	
3.2	1/8	16	902.H032.PFQ	
Sanitárias				
mm	pol	Nº	Bioprene TH	STA-PURE Série PCS
3.2	1/8	16	933.H032.PFT	961.H032.PFT

## 25.3 Peças de reposição para o cabeçote

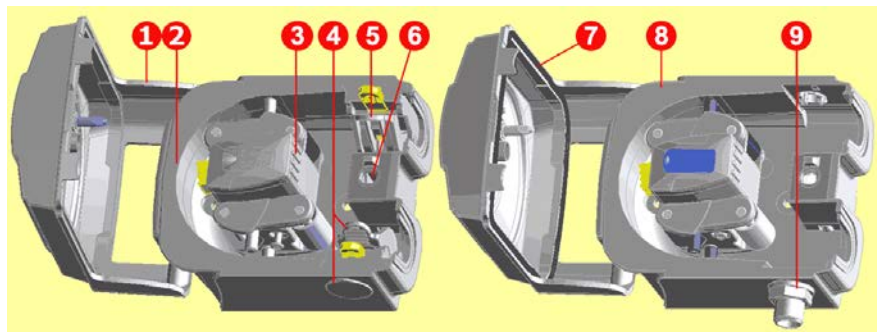

520R/520R2		520REL/520REM/520REH
Número do conjunto	Número da peça	Descrição
	053.1011.100	520R
	053.1011.2L0	520R2
	053.1011.EL0	520REL
	053.1011.EM0	520REM
	053.1011.EH0	520REH
1	MNA2050A (520R, 520R2)	Tampa completa do cabeçote, com fecho aberto por ferramenta
2	MNA2045A (520R, 520R2)	Conjunto completo de pista para bombas microprocessadas, com presilhas para mangueira com mola
3	MNA2043A (520R - mangueira com parede de 1,6 mm)	Conjunto completo de rotor com roletes de bombeamento, roletes seguidores e roletes-guia para mangueira
	MNA2001 (520R2 - mangueira com parede de 2,4mm)	
	MNA2138A (cinza) (520REL)	
	MNA2139A (bege) (520REM)	
	MNA2140A (azul) (520REH)	

<b>Número do conjunto</b>	<b>Número da peça</b>	<b>Descrição</b>
4	MNA2006A (520R, 520R2)	Presilha para mangueira inferior (LH)
	MN2002M (520R, 520R2)	Plugue de localização da presilha da mangueira
	MN2131M (520RE)	Plugue de drenagem
5	MNA2005A (520R, 520R2)	Presilha da mangueira superior (RH)
	MN2002M (520R, 520R2)	Plugue de localização da presilha da mangueira
6	MN2034B	Mola do fecho da tampa
	MN2005M	Cartucho da mola do fecho da tampa
7	MNA2147A (520RE)	Tampa completa do cabeçote, selo e fecho aberto por ferramenta
8	MNA2144A (520RE)	Conjunto de pista para bombas microprocessadas
9	MN2023T e MN2003T (520RE)	Abertura de drenagem e porca

## 25.4 Acessórios para bombeamento

<b>Acessório</b>	<b>Descrição</b>	<b>Código</b>	<b>Carcaça da compatibilidade</b>
520ANC	Cabo de rede, RS232, com conectores D de 9 pinos	059.3121.000	530Du, 530Di
520ANX	Cabo de extensão de rede com conectores D de 9 pinos	059.3122.000	530Du, 530Di
520ANA	Adaptador de rede, conectores D de 25 para 9 pinos	059.3123.000	
520AB	Cabos de registro de lote com conectores D de 9 pinos	059.3125.000	530Di
520AF	Pedal com conector de 25 pinos	059.3002.000	530U, 530Du, 530Di
520AH	Interruptor de mão com conector de 25 pinos	059.3022.000	530U, 530Du, 530Di
505LTC	Conjunto de presilha para mangueira para cabeçote 505L	059.4001.000	530Di
505AS	Base de enchimento	059.5001.000	Todos os modelos
520AL	Ponta de distribuição para uso com agulhas de enchimento 520AFN	059.5052.000	Todos os modelos
505AFN	Conjunto de agulha de enchimento	059.5101.000	Todos os modelos
	Agulha de enchimento com diâmetro de 1,6mm	059.5100.016	Todos os modelos
	Agulha de enchimento com diâmetro de 3,2mm	059.5100.032	Todos os modelos

<b>Acessório</b>	<b>Descrição</b>	<b>Código</b>	<b>Carcaça da compatibilidade</b>
	Agulha de enchimento com diâmetro de 4,8mm	059.5100.048	Todos os modelos
	Agulha de enchimento com diâmetro de 6,4mm	059.5100.064	Todos os modelos
	Agulha de enchimento com diâmetro de 8,0 mm	059.5100.080	Todos os modelos
520AD	Kit de sensor de ruptura	059.8121.000	530U, 530Du, 530Di
520AD	Kit de sensor de ruptura	059.8131.000	530UN, 530DuN, 530DiN




# 26 Dados de desempenho

## 26.1 Curvas de desempenho


Vazões para pressões de sucção e descarga do cabeçote com velocidades de acionamento diferentes.

Esses dados se referem ao bombeamento de água em temperatura ambiente.


**Mangueiras contínuas em Marprene, parede de 1,6mm, 200 rpm, rotação em sentido horário**

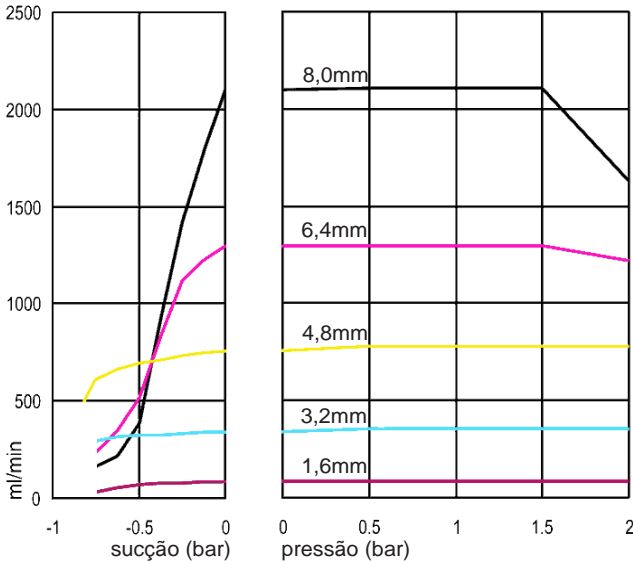


**Mangueiras contínuas em Marprene, parede de 1,6mm, 200 rpm, rotação em sentido anti-horário**

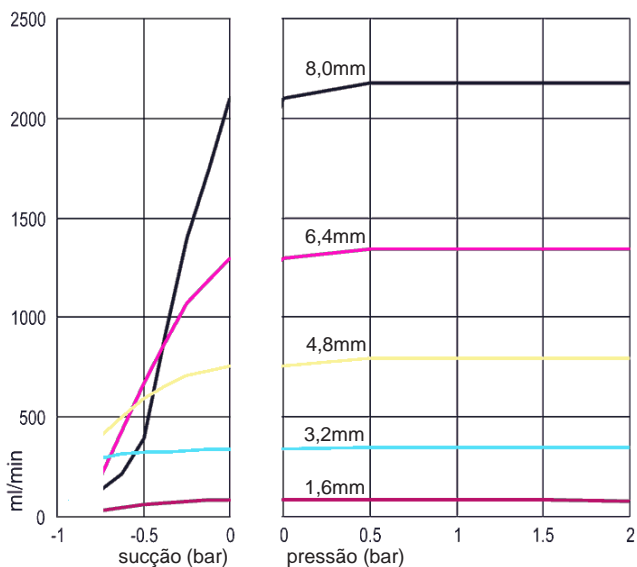


**Mangueiras contínuas em Marprene, parede de 2,4 mm, 200 rpm, rotação em sentido horário**

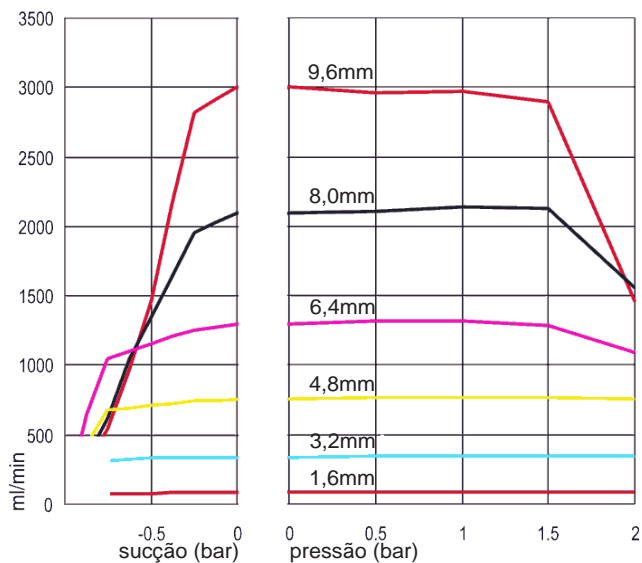


**Mangueiras contínuas em Marprene, parede de 2,4 mm, 200 rpm, rotação em sentido anti-horário**

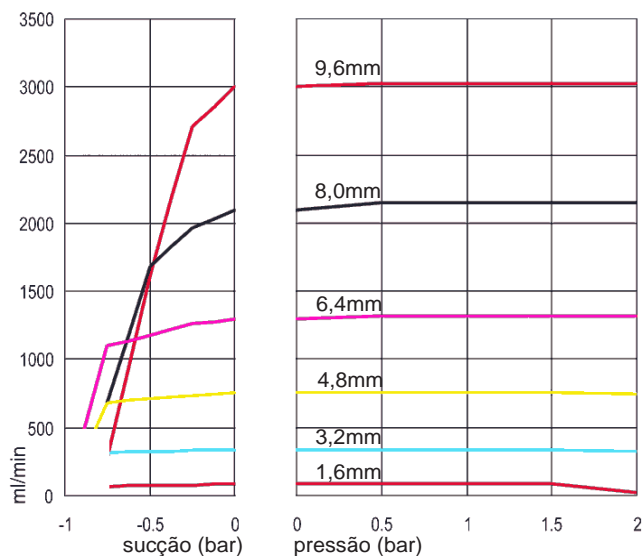


**Elemento TL em Marprene, 0-2 bar, 200 rpm, rotação em sentido anti-horário**

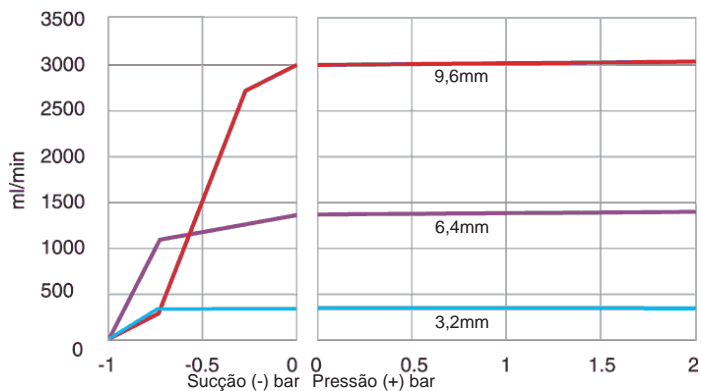


**Elemento Sta-Pure, 0-2 bar, 200 rpm, rotação em sentido anti-horário**

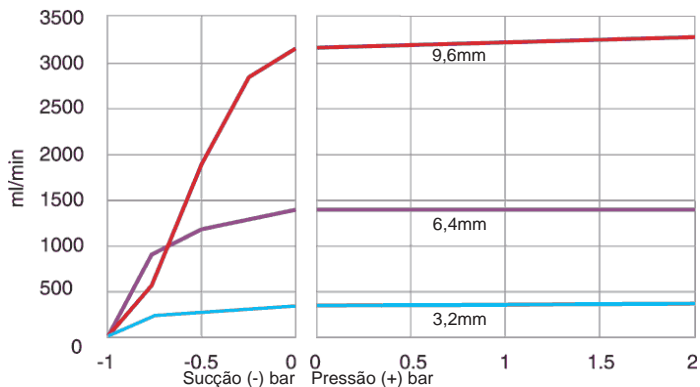


**Elemento TM em Marprene, 2-4 bar, 200 rpm, rotação em sentido anti-horário**

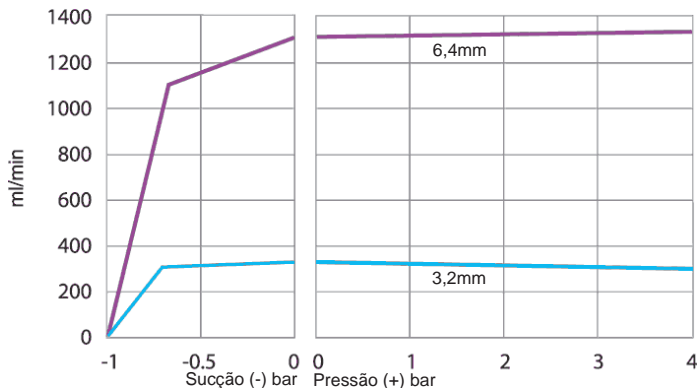

**Elemento Sta-Pure, 2-4 bar, 200 rpm, rotação em sentido anti-horário**

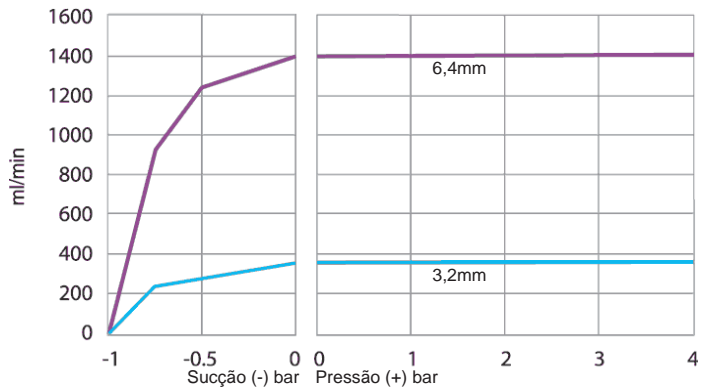

**Elemento TH em Marprene, 4-7 bar, 200 rpm, rotação em sentido anti-horário**

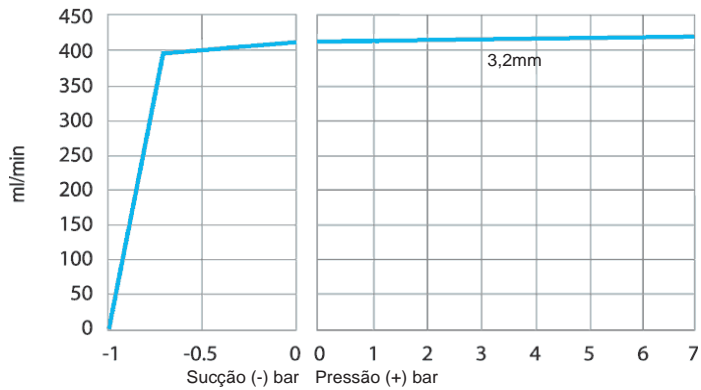

## 27 Marcas registradas

Watson-Marlow, Bioprene, Pumpsil, LoadSure e Marprene são marcas registradas da Watson-Marlow Limited.

Fluorel é marca registrada da 3M.

STA-PURE Série PCS e STA-PURE Série PFL são marcas registradas da W.L.Gore and Associates.

## 28 Isenção de responsabilidade

As informações neste documento são tidas como corretas, porém a Watson-Marlow Fluid Technology Group não se responsabiliza por nenhum erro que possa conter e se reserva o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.

AVISO: Este produto não foi concebido para uso, nem deve ser usado, em aplicações diretas a pacientes.

## **29      Histórico de publicação**

m-530sn-gb-03 530 S/SN pump

Primeira publicação em 12.15. Edição 2 06.16. Edição3 05.17.